

MD-Disc

用户指南

原说明书译文



文档编号: 16897026-01_B_zh

发布日期: 2022.09.09

版权

手册内容版权归 Struers ApS 所有。未经 Struers ApS 书面许可, 请勿对手册内容的任何部分进行复制。

保留所有权利。© Struers ApS。

目录

1	关于本手册	3
2	安全性	4
2.1	预期用途	4
2.2	MD-Disc 安全注意事项	4
2.2.1	使用之前务必仔细阅读	4
3	开始	4
3.1	设备说明	4
3.2	概述	5
4	存储	5
5	安装	5
5.1	在机器上安装 MD 磁性盘	5
5.2	噪音	6
6	维护和服务	6
7	废弃处理	6
8	技术数据	6
8.1	技术数据	6
9	制造商	7

1 关于本手册



小心

一定要按照设备自带操作手册中的说明使用 Struers 设备。



注释

在使用之前请认真阅读《使用手册》。



注释

如果要查看详细的具体信息，请见本手册的在线版本。

2 安全性

2.1 预期用途

MD 磁性盘设计用于 Struers 研磨/抛光设备, 以支持使用 MD 表面。
该设备只能用于专为此用途设计的 Struers 设备。

2.2 MD-Disc 安全注意事项



2.2.1 使用之前务必仔细阅读

忽略此信息和对设备操作不当会导致严重的人身伤害和材料损坏。

常规安全注意事项

1. 机器必须按照当地的安全法规进行安装。本机器和任何连接设备的所有功能必须处于正常运转状态。
2. 此设备必须牢固地安装到机器上。
3. 在搬运重型机械零件时, 需穿着安全鞋。

3 开始

3.1 设备说明


MD 磁性盘由金属底座顶部的磁性表面组成。磁性薄膜允许使用 Struers MD 盘。

MD 磁性盘连接到安装的研磨/抛光设备。

类型:

- 直径: 250 mm (10")
- 直径: 300 mm (12")

3.2 概述

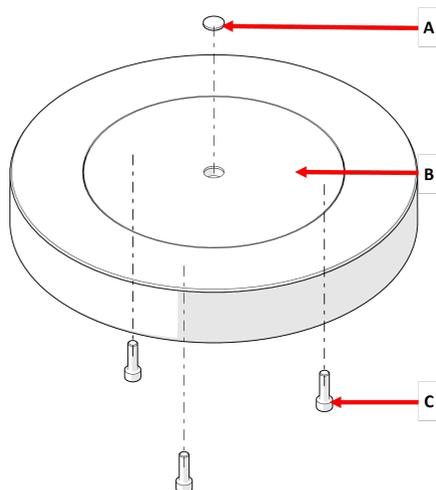

- A 保护帽
- B MD-Disc
- C 螺钉, M6 x 20 mm



注释

螺钉安装在底盘后侧。将 MD 磁性盘安装到机器上时，必须使用这些螺钉。

4 存储

将设备存放在干燥无尘的地方。

5 安装

5.1 在机器上安装 MD 磁性盘

Struers 建议由检修技师安装 MD-Disc。

5.2 噪音

有关声压级值的信息，请参见 MD 磁性盘所连接机器的操作手册。

6 维护和服务

有关如何维护该设备的更多信息，请参见安装的机器操作手册。

7 废弃处理

应根据所在国的相关法令采用正确的方法对这些设备进行废弃处理，更多详情请联系您当地的相关部门。

8 技术数据

8.1 技术数据

项目	技术规范	
指令/安全标准	请参见“部分完工机械注册声明”	
操作环境	环境温度	5 – 40°C/41 – 104°F
	湿度	< 85 % 相对湿度，无冷凝
存放和运输条件	环境温度	0 – 60°C/32 – 140°F
	湿度	< 85 % 相对湿度，无冷凝
尺寸和重量	直径	250 mm (10")
	直径	300 mm (12")
	高度	42 mm (1.7")
	重量	
	Ø: 250 mm (10")	3.842 kg (9 lbs)
	Ø: 300 mm (12")	6.153 kg (13 lbs)
REACH	有关 REACH 的信息，请联系当地的 Struers 办事处。	

9 制造商

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, 丹麦
电话: +45 44 600 800
传真: +45 44 600 801
www.struers.com

制造商的责任

应注意遵守以下相关限制, 若违反本限制, **Struers**有权拒绝履行相关法定义务。

制造商对本手册中的文本和/或插图错误不负任何责任。手册中相关信息的更改恕不另行通知。本手册可能会提及所提供设备版本中未包含的附件或零件。

只有在按照使用说明书使用、检修和维护设备时, 制造商才会对设备的安全、可靠性和性能负责。

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetők el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library