

# LaboDoser-10

## Upute za upotrebu

Prijevod originalnih uputa



CE

Broj dokumenta: 16377026-02\_A\_hr  
Datum izdanja: 2023.01.12

---

**Autorska prava**

Sadržaj ovih uputa za upotrebu vlasništvo je društva Struers ApS. Zabranjeno je umnožavanje bilo kojeg dijela ovih uputa za upotrebu bez pisane dozvole društva Struers ApS.

Sva prava pridržana. © Struers ApS 2023. 10.06.

---

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>O ovim uputama</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Početak rada</b> .....	<b>4</b>
2.1	Opis uređaja .....	4
2.2	Provjerite popis pakiranja .....	5
2.3	Otpakirajte stroj. ....	5
<b>3</b>	<b>Instalacija</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Radni LaboDoser-10</b> .....	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Promjena sredstva za podmazivanje/suspenzije</b> .....	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Održavanje i servis</b> .....	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>Proizvođač</b> .....	<b>7</b>

## 1 O ovim uputama



### OPREZ

Oprema marke Struers smije se upotrebljavati samo u vezi s i na način opisan u uputama za upotrebu isporučeni s opremom.



### Napomena

Pažljivo pročitajte upute za upotrebu prije upotrebe.




### Napomena

Ako želite detaljno pregledati određene informacije, pogledajte mrežnu verziju ovih uputa za upotrebu.

## 2 Početak rada


### 2.1 Opis uređaja

LaboDoser-10 montirano na LaboPol

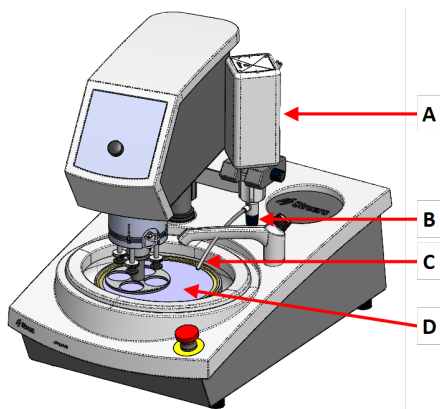

- A LaboDoser-10 boca sa suspenzijom/sredstvom za podmazivanje
- B Podesivi ventil
- C Mlaznica za doziranje
- D Pripremni disk

## LaboDoser-10 montirano na LaboDoser-10stolni stalak

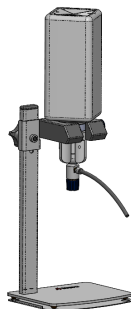

### 2.2 Provjerite popis pakiranja

Kutija pakiranja sadrži sljedeće artikle:

Kom.	Opis
1	LaboDoser-10 jedinica s bocom od 1 litre
1	Imbus ključ 3 mm
1	Nosač za dozirnu ruku
2	Utični šesterokutni vijci
1	Komplet uputa za upotrebu

### 2.3 Otpakirajte stroj.



#### **Napomena**

Preporučujemo da sačuvate sva originalna pakiranja i opremu za buduću uporabu.

1. Odrežite traku za pakiranje na vrhu kutije.
2. Uklonite neučvršćene dijelove.
3. Izvadite jedinicu iz kutije.

## 3 Instalacija



### Savjet


Ako se sredstvo za podmazivanje ili suspenzija neće koristiti dulje vrijeme, izvadite bočicu iz držača bočice i pohranite je uspravno.

LaboDoser-10 može se montirati na stup sljedećih jedinica:

- LaboUI
- LaboForce-50
- LaboForce-Mi

### Postupak

- A Boca sa suspenzijom/sredstvom za podmazivanje
- B Ruka za doziranje
- C Podesivi ventil
- D Mlaznica za doziranje

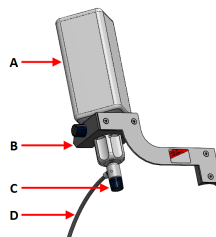

1. Upotrijebite nosač i dva vijka za montiranje dozirne ruke na stup uređaja.
2. Pričvrstite čep boce s podesivim ventilom na Struers bocu za suspenziju/sredstvo za podmazivanje.
3. Umetnite bocu u dozirnu ruku.

## 4 Radni LaboDoser-10

Operater podešava ventil za isporuku potrebne količine suspenzije ili sredstva za podmazivanje na pripremni disk.

1. Postavite mlaznicu za doziranje u optimalni položaj iznad diska za pripremu.
2. Otvorite ventil i podesite razinu doziranja suspenzije/sredstva za podmazivanje.
3. Kada je korak pripreme završen, zatvorite ventil kako biste zaustavili doziranje.

## 5 Promjena sredstva za podmazivanje/suspenzije

Struers preporučuje korištenje zasebnog čepa boce za svaki potrošni materijal.

Za korištenje čepa boce s drugim potrošnim materijalom:

1. Uklonite bocu.
2. Čvrsto držite bocu i skinite čep boce.
3. Ispraznite bocu i napunite je blagom otopinom sapuna.
4. Otvorite ventil i očistite mlaznicu za doziranje.
5. Zamijenite sapunicu čistom vodom i ponovite gornji postupak.
6. Stavite čep boce na Struers bocu sa sredstvom za podmazivanje/suspenzijom.

## 6 Održavanje i servis

### Tehnička pitanja i rezervni dijelovi

Ako imate tehnička pitanja ili kada naručujete rezervne dijelove, navedite serijski broj i napon/frekvenciju. Serijski broj i napon navedeni su na tipskoj pločici stroja.

## 7 Proizvođač

Struers ApS  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Danska  
Telefon: +45 44 600 800  
Telefaks: +45 44 600 801  
[www.struers.com](http://www.struers.com)

### Odgovornost proizvođača

Potrebno je poštivati sljedeća ograničenja jer bi kršenje ograničenja moglo uzrokovati poništenje zakonskih obveza društva Struers.

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške u tekstu i/ili ilustracijama u ovim uputama za upotrebu. Informacije u ovim uputama za upotrebu podložne su promjenama bez prethodne obavijesti. U uputama za

upotrebu mogu biti navedeni pribor ili dijelovi koji nisu sadržani u isporučenoj verziji opreme.

Proizvođač će snositi odgovornost za posljedice u pogledu sigurnosti, pouzdanosti i učinkovitosti opreme samo ako se oprema upotrebljava, servisira i održava u skladu s uputama za upotrebu.





en For translations see  
bg За преводи вижте  
cs Překlady viz  
da Se oversættelser på  
de Übersetzungen finden Sie unter  
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση  
es Para ver las traducciones consulte  
et Tõlked leiata aadressilt  
fi Katso käännökset osoitteesta  
fr Pour les traductions, voir  
hr Za prijevode idite na  
hu A fordítások itt érhetők el  
it Per le traduzioni consultare  
ja 翻訳については、  
lt Vertimai patalpinti  
lv Tulkojumus skatīt  
nl Voor vertalingen zie  
no For oversettelser se  
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź  
pt Consulte as traduções disponíveis em  
ro Pentru traduceri, consultați  
se För översättningar besök  
sk Preklady sú dostupné na stránke  
sl Za prevode si oglejte  
tr Çeviriler için bkz  
zh 翻译见

[www.struers.com/Library](http://www.struers.com/Library)