

# LaboDoser-10

## Návod k použití

Překlad originálního návodu



Dokument č.: 16377026-02\_A\_cs  
Datum vydání: 2023.01.12

---

### **Autorská práva**

Obsah tohoto návodu je majetkem společnosti Struers ApS. Reprodukce jakékoli části tohoto návodu bez písemného svolení společnosti Struers ApS je zakázána.

Všechna práva vyhrazena. © Struers ApS 2023.04.14.

---

# Obsah

<b>1</b>	<b>O tomto návodu</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Začínáme</b> .....	<b>4</b>
2.1	Popis zařízení .....	4
2.2	Zkontrolujte výčet položek zásilky .....	5
2.3	Vybalte stroj .....	5
<b>3</b>	<b>Instalace</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Provoz LaboDoser-10</b> .....	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Výměna maziva/suspenze</b> .....	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Údržba a servis</b> .....	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>Výrobce</b> .....	<b>7</b>

## 1 O tomto návodu



### UPOZORNĚNÍ

Zařízení Struers se smí používat pouze ve spojení s návodem k použití dodaným se zařízením a způsobem popsáním v tomto návodu.



### Poznámka

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.




### Poznámka

Pokud si přejete podrobné zobrazení konkrétních informací, podívejte se do online verze tohoto návodu.

## 2 Začínáme


### 2.1 Popis zařízení

LaboDoser-10 namontováno na LaboPol

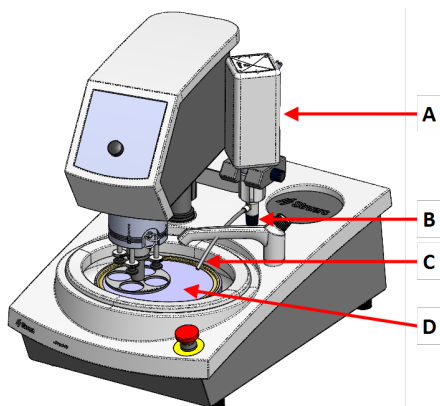

**LaboDoser-10 namontováno na LaboPol**

- A LaboDoser-10 lahvička se suspenzí/mazivem
- B Nastavitelný ventil
- C Dávkovací tryska
- D Přípravný kotouč

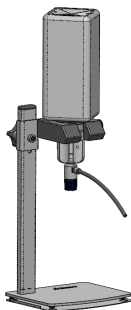**LaboDoser-10 namontováno na stolní stojan LaboDoser-10****2.2 Zkontrolujte výčet položek zásilky**

Balení obsahuje následující položky:

Počet kusů	Popis
1	Jednotka LaboDoser-10 s 1l lahví
1	Imbusový klíč 3 mm
1	Držák pro rameno dávkovače
2	Šrouby s vnitřním šestihranem
1	Sada návodu k použití

**2.3 Vybalte stroj****Poznámka**

Doporučujeme, aby veškeré původní obaly a spojovací díly byly uchovávány pro budoucí použití.

1. Odřízněte těsnicí pásku na horní straně krabice.
2. Odstraňte volné části.

3. Vyměňte jednotku z krabice.

## 3 Instalace



### Tip


Pokud se mazivo nebo suspenze nemá používat po delší dobu, vyjměte láhev z držáku na láhev a uložte ji ve svislé poloze.

LaboDoser-10 lze namontovat na sloupek následujících jednotek:

- LaboUI
- LaboForce-50
- LaboForce-Mi

### Postup

- A Lahvička se suspenzí/mazivem
- B Rameno dávkovače
- C Nastavitelný ventil
- D Dávkovací tryska

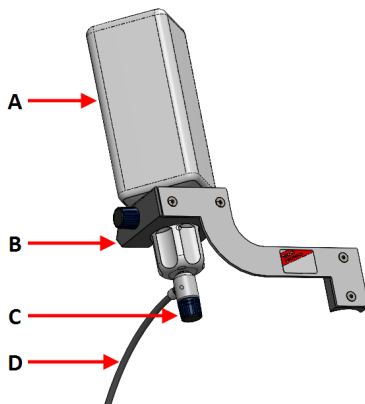

1. Pomocí držáku a dvou šroubů namontujte dávkovací rameno na sloupek stroje.
2. Uzávěr lahvičky s nastavitelným ventilem připevněte na Struers lahvičku se suspenzí/mazivem.
3. Vložte lahvičku do ramene dávkovače.

## 4 Provoz LaboDoser-10

Operátor nastaví ventil tak, aby dodal požadované množství suspenze nebo maziva na přípravný kotouč.

1. Umístíte dávkovací trysku do optimální polohy nad přípravným kotoučem.
2. Otevřete ventil a nastavte úroveň dávkování suspenze/maziva.
3. Po dokončení přípravného kroku zavřete ventil pro zastavení dávkování.

## 5 Výměna maziva/suspenze

Struers doporučuje používat samostatný uzávěr lahve pro každý spotřební materiál.

Použití uzávěru lahve s jiným spotřebním materiálem:

1. Odstraňte lahev.
2. Držte láhev pevně a odstraňte uzávěr lahve.
3. Vyprázdněte lahvičku a naplňte ji jemným mýdlovým roztokem.
4. Otevřete ventil a vyčistěte dávkovací trysku.
5. Vyměňte mýdlovou vodu za čistou a opakujte výše uvedený postup.
6. Nasaďte uzávěr na lahev na Struers lahvičku s mazivem/suspenzí.

## 6 Údržba a servis

### Technické otázky a náhradní díly

V případě technických dotazů nebo při objednávání náhradních dílů uveďte sériové číslo a napětí/frekvenci. Sériové číslo a napětí jsou uvedeny na typovém štítku stroje.

## 7 Výrobce

Struers ApS  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Dánsko  
Telefon: +45 44 600 800  
Fax: +45 44 600 801  
[www.struers.com](http://www.struers.com)

### **Odpovědnost výrobce**

Je třeba dodržovat následující omezení, protože porušení omezení může způsobit zrušení zákonných povinností společnosti Struers.

Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby v textu a/nebo ilustracích v tomto návodu. Informace v tomto návodu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento návod se může zmiňovat o příslušenství nebo dílech, které nejsou součástí dodané verze zařízení.

Výrobce je odpovědný za účinky na bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení pouze za předpokladu, že bude zařízení používáno, servisováno a jeho údržba bude prováděna v souladu s návodem k použití.





en For translations see  
bg За преводи вижте  
cs Překlady viz  
da Se oversættelser på  
de Übersetzungen finden Sie unter  
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση  
es Para ver las traducciones consulte  
et Tõlked leiata aadressilt  
fi Katso käännökset osoitteesta  
fr Pour les traductions, voir  
hr Za prijevode idite na  
hu A fordítások itt érhetőek el  
it Per le traduzioni consultare  
ja 翻訳については、  
lt Vertimai patalpinti  
lv Tulkojumus skatīt  
nl Voor vertalingen zie  
no For oversettelser se  
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź  
pt Consulte as traduções disponíveis em  
ro Pentru traduceri, consultați  
se För översättningar besök  
sk Preklady sú dostupné na stránke  
sl Za prevode si oglejte  
tr Çeviriler için bkz  
zh 翻译见

[www.struers.com/Library](http://www.struers.com/Library)