

MD-Disc

Guide de l'utilisateur

Traduction des instructions originales



N° de document : 16897026-01_B_fr

Date de parution : 2022.09.09

Copyright

Le contenu de ce mode d'emploi est la propriété de Struers ApS. Toute reproduction de ce mode d'emploi, même partielle, nécessite l'autorisation écrite de Struers ApS.

Tous droits réservés. © Struers ApS.

Table des matières

1	Concernant ce mode d'emploi	3
2	Sécurité	4
2.1	Usage prévu	4
2.2	MD-Disc mesures de sécurité	4
2.2.1	À lire attentivement avant utilisation	4
3	Commencer	4
3.1	Description du dispositif	4
3.2	Aperçu	5
4	Stockage	5
5	Installation	6
5.1	Montage du MD-Disc sur la machine	6
5.2	Bruit	6
6	Maintenance et service	6
7	Elimination	6
8	Caractéristiques techniques	6
8.1	Caractéristiques techniques	6
9	Fabricant	7

1 Concernant ce mode d'emploi



CAUTION

L'équipement Struers ne doit être utilisé qu'en rapport avec et comme décrit dans le mode d'emploi fourni avec l'équipement.



Note

Lire le mode d'emploi avec attention avant l'utilisation.



Note

Pour voir le détail d'une information spécifique, voir la version en ligne de ce mode d'emploi.

2 Sécurité

2.1 Usage prévu

Le MD-Disc est destiné à être utilisé sur l'équipement de prépolissage/polissage Struers pour permettre l'utilisation de supports MD.

Ce dispositif a été conçu pour être uniquement utilisé avec un équipement Struers prévu pour cet usage.

2.2 MD-Disc mesures de sécurité



2.2.1 À lire attentivement avant utilisation

Ne pas tenir compte de ces informations, et toute mauvaise manipulation de l'équipement, peut entraîner des dommages sévères à la personne, ainsi que des dommages matériels.

Mesures de sécurité d'ordre général

1. L'installation de la machine doit être conforme aux règles de sécurité locales. Toutes les fonctions de la machine et tout équipement connecté doivent être parfaitement opérationnels.
2. Ce dispositif doit être installé solidement sur la machine.
3. Porter des chaussures de sécurité lors de la manipulation des pièces de machine lourdes.

3 Commencer

3.1 Description du dispositif


Le MD-Disc se compose d'une surface magnétique sur une base métallique. La feuille magnétique permet l'utilisation des supports MD Struers.

Le MD-Disc se connecte à l'équipement de prépolissage/polissage où il est monté.

Types:

- Diamètre : 250 mm (10")
- Diamètre : 300 mm (12")

3.2 Aperçu

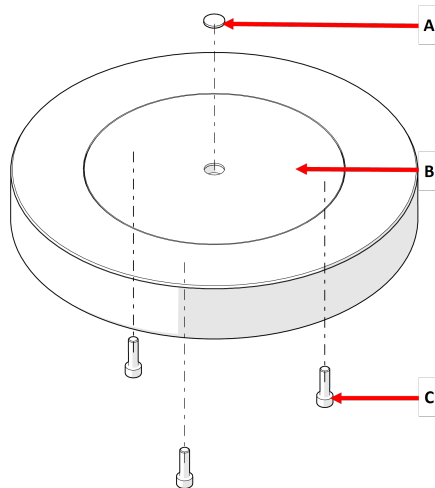

- A Couverture de protection
- B MD-Disc
- C Vis, M6 x 20 mm

**Note**

Les vis sont montées sur la face arrière du disque. Il faut utiliser ces vis lors du montage du MD-Disc sur la machine.

4 Stockage

Ranger l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière.

5 Installation

5.1 Montage du MD-Disc sur la machine

Struers recommande que le MD-Disc soit monté par un technicien de maintenance.

5.2 Bruit

Pour plus d'informations sur la valeur du niveau de pression acoustique, consulter le mode d'emploi de la machine sur laquelle le MD-Disc est connecté.

6 Maintenance et service

Pour plus d'informations sur l'entretien de l'appareil, consulter le mode d'emploi de la machine sur laquelle il est monté.

7 Elimination

Veuillez contacter les autorités locales pour toutes informations sur la méthode d'élimination correcte conforme à la législation nationale.

8 Caractéristiques techniques

8.1 Caractéristiques techniques

Sujet	Spécifications	
Directives/Normes de sécurité	Voir la Déclaration d'incorporation d'une quasi-machine	
Environnement opérationnel	Température ambiante	5 – 40°C/41 – 104°F
	Humidité	< 85 % HR sans condensation

Sujet	Spécifications	
Conditions de stockage et de transport	Température ambiante	0 – 60°C/32 – 140°F
	Humidité	< 85 % HR sans condensation
Dimensions et poids	Diamètre	250 mm (10")
	Diamètre	300 mm (12")
	Hauteur	42 mm (1,7")
	Poids	
	Ø: 250 mm (10")	3,842 kg (9 lbs)
	Ø: 300 mm (12")	6,153 kg (13 lbs)
REACH	Pour en savoir plus sur la REACH, contactez votre agence locale Struers.	

9 Fabricant

Struers ApS
 Pederstrupvej 84
 DK-2750 Ballerup, Danemark
 Téléphone : +45 44 600 800
 Fax : +45 44 600 801
www.struers.com

Responsabilité du fabricant

Les restrictions suivantes doivent être observées. Le non-respect de ces restrictions pourra entraîner une annulation des obligations légales de Struers.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans le texte et/ou les illustrations dans ce mode d'emploi. Les informations contenues dans ce mode d'emploi pourront subir des modifications ou des changements sans aucun avis préalable. Certains accessoires ou pièces détachées, ne faisant pas partie de la présente version de l'équipement, peuvent cependant être mentionnés dans le mode d'emploi.

Le fabricant ne sera considéré comme responsable des effets sur la sécurité, la fiabilité et la performance de l'équipement que si l'équipement est utilisé, entretenu et maintenu conformément aux instructions du mode d'emploi.

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetők el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library