

# MD-Disc

## ユーザーガイド

取扱説明書原本の翻訳



CE

文書番号: 16897026-01\_B\_ja

発行日: 2022.09.09

---

**著作権**

本取扱説明書の内容は、Struers ApSに帰属します。Struers ApSの書面による了承を得ずに、本取扱説明書の全部又は一部を複製することを禁じます。

All rights reserved. © Struers ApS.

## 目次

1	説明書について .....	3
2	安全性 .....	4
	2.1 使用目的 .....	4
	2.2 MD-Disc安全に関する注意事項 .....	4
	2.2.1 ご使用前に必ずお読みください .....	4
3	はじめに .....	4
	3.1 装置の説明 .....	4
	3.2 概要 .....	5
4	保管 .....	5
5	設置 .....	5
	5.1 MD-円板を装置に取り付ける .....	5
	5.2 騒音 .....	6
6	メンテナンスと保守 .....	6
7	廃棄 .....	6
8	技術データ .....	6
	8.1 技術データ .....	6
9	製造元 .....	7

## 1 説明書について



### 注意

Struersの装置は、必ず装置に付属の取扱説明書に従って使用してください。



### 注記

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。



**注記**

特定の情報の詳細を見るには、本説明書のオンライン版をご覧ください。

## 2 安全性

### 2.1 使用目的

MD-円板は、MD 研磨面を使えるようにするために、Struers の研磨/琢磨装置で使用することを目的としています。

本装置は、専用に設計された Struers 装置とのみ使用されるように設計されています。

### 2.2 MD-Disc安全に関する注意事項



#### 2.2.1 ご使用の前に必ずお読みください

本情報に従わず、装置を適切に操作しない場合、深刻な怪我を負う、あるいは装置を損傷する可能性があります。

#### 安全に関する注意事項

1. 本装置は、現地の安全基準を遵守して設置してください。機械のすべての機能および接続されている装置は、正常に機能している必要があります。
2. 本機は装置にしっかりと固定してください。
3. 重機の部品を取り扱う際は、必ず安全靴を着用してください。

## 3 はじめに

### 3.1 装置の説明


MD-円板は、金属製のベースの上にある磁気表面で構成されています。マグネチックフォイルにより、Struers の MD 研磨面を使用できます。

MD-円板は、それが取り付けられている研磨/琢磨装置に接続します。

#### タイプ:

- 直径 : 250 mm (10")
- 直径 : 300 mm (12")

## 3.2 概要

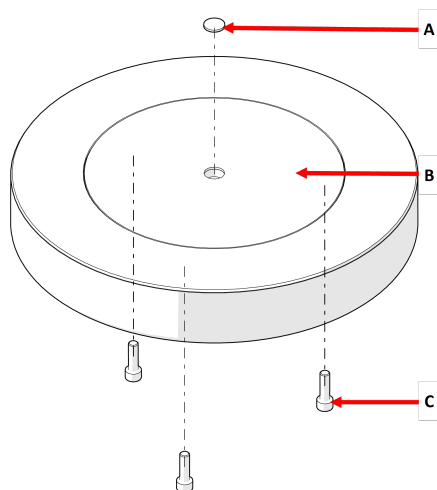

- A 保護キャップ
- B MD-Disc
- C ネジ、M6 x 20 mm



### 注記

ネジは円板の背面に取り付けられています。MD-円板を本装置に取り付けるときは、これらのネジを使用する必要があります。

## 4 保管

装置は、乾燥したほこりのない場所に保管してください。

## 5 設置

### 5.1 MD-円板を装置に取り付ける

Struers は、サービス技術者が MD-Disc を取り付けることを推奨します。

## 5.2 騒音

音圧レベルの値については、MD-円板が接続されている装置の取扱説明書を参照してください。

## 6 メンテナンスと保守

装置のメンテナンス方法の詳細については、装置が取り付けられている機械の取扱説明書を参照してください。

## 7 廃棄

国内規制に準拠した正しい廃棄方法に関する詳細については、地方自治体にお問い合わせください。

## 8 技術データ

### 8.1 技術データ

項目	仕様	
指令/安全規格	部分的に完成した機械の組入宣言書を参照してください。	
動作環境	環境温度	5 – 40°C/41 – 104°F
	湿度	< 85 % RH (結露なきこと)
保管/輸送時条件	環境温度	0 – 60°C/32 – 140°F
	湿度	< 85 % RH (結露なきこと)
寸法と質量	直径	250 mm (10")
	直径	300 mm (12")
	高さ	42 mm (1.7")
	重量	
	Ø:250 mm (10")	3.842 kg (9 lbs)
	Ø:300 mm (12")	6.153 kg (13 lbs)

項目	仕様
REACH	REACHについての情報は、お客様の地域のStruers事業所にお問い合わせください。

## 9 製造元

Struers ApS  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Denmark  
Telephone: +45 44 600 800  
Fax: +45 44 600 801  
www.struers.com

### メーカーの責任

次の制約事項を遵守してください。制約事項に違反した場合は、Struersは法的義務を免除されることがありますので、ご注意ください。

本取扱説明書のテキストやイラストの誤記については、メーカーは責任を負いません。本取扱説明書の内容を、予告なしに変更する場合があります。本取扱説明書では、供給したバージョンの装置にはない付属品や部品について記載している場合があります。

メーカーは、使用の取扱説明書に従って装置が使用、保守、および維持されている場合にのみ、機器の安全性、信頼性、および性能に対する影響の責任を負うものとします。

en For translations see  
bg За преводи вижте  
cs Překlady viz  
da Se oversættelser på  
de Übersetzungen finden Sie unter  
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση  
es Para ver las traducciones consulte  
et Tõlked leiata aadressilt  
fi Katso käännökset osoitteesta  
fr Pour les traductions, voir  
hr Za prijevode idite na  
hu A fordítások itt érhetőek el  
it Per le traduzioni consultare  
ja 翻訳については、  
lt Vertimai patalpinti  
lv Tulkojumus skatīt  
nl Voor vertalingen zie  
no For oversettelser se  
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź  
pt Consulte as traduções disponíveis em  
ro Pentru traduceri, consultați  
se För översättningar besök  
sk Preklady sú dostupné na stránke  
sl Za prevode si oglejte  
tr Çeviriler için bkz  
zh 翻译见

[www.struers.com/Library](http://www.struers.com/Library)