

# LaboUI Manual de instrucciones

Traducción de las instrucciones originales



 $\epsilon$ 

Doc. nº: 16207025-02\_A\_es Fecha de publicación: 2023.05.03

## Derechos de autor

El contenido de este manual es propiedad de Struers ApS. Se prohíbe la reproducción de cualquier parte de este manual sin el permiso por escrito de Struers ApS.

Todos los derechos reservados. © Struers ApS.

# Índice

1	Acerca de este manual			
2	La seguridad		5	
	2.1	Uso previsto	5	
	2.2	Medidas de seguridad de LaboUI	6	
		2.2.1 Leer detenidamente antes de usar la máquina .	6	
	2.3	Mensajes de seguridad	6	
	2.4	Mensajes de seguridad de este manual	8	
3	Intro	oducción	8	
	3.1	Descripción del dispositivo	8	
	3.2	LaboUI	9	
4	Tran	sporte y almacenamiento	9	
	4.1	Envío o almacenamiento a largo plazo	9	
5	Insta	Instalación 1		
	5.1	Desembale la máquina	10	
	5.2	Compruebe la lista de embalaje	10	
	5.3	Instalación - LaboUI	10	
	5.4	Niveles de ruidos y vibraciones	11	
6	Haga	a funcionar el dispositivo	11	
	6.1	Funciones del panel de control	12	
7	Man	tenimiento y servicio	13	
	7.1	Limpieza general	13	
	7.2	Diariamente	13	
	7.3	Semanalmente	13	
	7.4	Piezas de recambio	14	
	7.5	Servicio y reparación	14	
	76	Disposición	14	

8	Resolución de problemas		
9	Datos técnicos		15
	9.1	Datos técnicos - LaboUI	15
	9.2	Diagramas - LaboUI	15
	9.3	Información legal y reglamentaria	17
10	Fabr	icante	17
	Decl	aración de incorporación de una cuasi máquina	19

#### 1 Acerca de este manual



## **PRECAUCIÓN**

El equipo de Struers debe ser utilizado junto con el manual de instrucciones suministrado y siguiendo las indicaciones del mismo.



#### Nota

Leer detenidamente el manual de instrucciones antes de usar.



#### Nota

Si desea ver información específica en detalle, consulte la versión en línea de este manual.

#### 2 La seguridad

#### 2.1 Uso previsto

Dispositivo para la preparación materialográfica profesional manual (esmerilado o pulido) de materiales a fin de realizar distintas inspecciones materialográficas.

LaboUI se ha diseñado para su uso en combinación con:

- LaboPol-20
- LaboPol-30
- LaboPol-60

La máquina no debe utilizarse para Otro equipos distintos a los lo siguiente

indicados en la sección "Uso previsto".

Modelo LaboUI

LaboUl 5 221

# 2.2 Medidas de seguridad de LaboUI



# Leer detenidamente antes de usar la máquina

Hacer caso omiso de esta información y usar el equipo de un modo incorrecto puede provocar graves lesiones corporales y daños materiales.

## Medidas de seguridad generales

- La máquina debe instalarse con arreglo a lo dispuesto en los reglamentos de seguridad locales. Todas las funciones de la máquina y de los equipos conectados deben poder usarse y funcionar sin problemas.
- 2. Este dispositivo debe montarse de forma segura en la máquina.
- El operario debe leer las medidas de seguridad y el Manual de Instrucciones, así como las secciones relevantes de los manuales de los equipos y accesorios conectados.
- Si observa fallos de funcionamiento o escucha ruidos inusuales, apague la máquina y avise al servicio técnico.
- En caso de incendio, alerte a todas las personas que se encuentren cerca y al cuerpo de bomberos. Desconecte el suministro eléctrico. Utilizar un extintor de incendios de polvo. No use agua.
- 6. Esta máquina debe ser utilizada y mantenida exclusivamente por personal debidamente formado/cualificado.
- Apague siempre el suministro eléctrico y retire el enchufe o cable del suministro eléctrico antes de desmontar la máquina o de instalar componentes adicionales.
- La máquina debe desconectarse del suministro eléctrico antes de iniciar cualquier tipo de servicio. Espere 5 minutos para dar tiempo a que se descarque el potencial residual de los condensadores.
- 9. El equipo de Struers debe ser utilizado junto con el manual de instrucciones suministrado y siguiendo las indicaciones del mismo.
- 10. Struers declina toda responsabilidad por las lesiones que sufra el usuario o los daños que se produzcan en el equipo por causa de un uso indebido, instalación incorrecta, modificación, negligencia, accidente o reparación inadecuada.
- El desmontaje de cualquier parte del equipo, durante el mantenimiento o reparación, la realizará exclusivamente un técnico cualificado (electromecánico, electrónico, mecánico, neumático, etc.).

# 2.3 Mensajes de seguridad

Struers utiliza las siguientes señales que indican posibles peligros.



## PELIGRO ELÉCTRICO

Esta señal indica un peligro eléctrico, que si no se evita, podría ofrecer como resultado la muerte o lesiones muy graves.



#### **PELIGRO**

Esta señal indica un peligro con un nivel alto de riesgo que, podría ofrecer como resultado la muerte o lesiones muy graves.



#### **ADVERTENCIA**

Esta señal indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, podría ofrecer como resultado la muerte o lesiones muy graves.



# **PRECAUCIÓN**

Esta señal indica un peligro con un nivel bajo de riesgo que, si no se evita, podría ofrecer como resultado lesiones moderadas o de poca gravedad.



#### PELIGRO DE APLASTAMIENTO

Esta señal indica un peligro de aplastamiento que, si no se evita, podría ofrecer como resultado lesiones graves, moderadas o de poca gravedad.



#### PELIGRO POR CALOR

Esta señal indica un peligro por calor que, si no se evita, podría resultar en lesiones graves, moderadas o de poca gravedad.



## Parada de emergencia

Parada de emergencia

#### Mensajes generales



## Nota

Esta señal indica que existe el riesgo de que se produzcan daños en la propiedad o la necesidad de proceder con especial atención



## Sugerencia

Esta señal indica que hay disponibles información y consejos adicionales

# 2.4 Mensajes de seguridad de este manual



#### **ADVERTENCIA**

El equipo de Struers debe ser utilizado junto con el manual de instrucciones suministrado y siguiendo las indicaciones del mismo.



#### **PRECAUCIÓN**

Manténgase alejado de las piezas giratorias durante el funcionamiento



## **PRECAUCIÓN**

Tenga cuidado al trabajar con máquinas con piezas giratorias para evitar que la ropa y/o el pelo se enganchen con dichas piezas.

# 3 Introducción

# 3.1 Descripción del dispositivo

LaboUl es un panel de control (esmerilado/pulido) que se puede montar en las siguientes máquinas para preparación materialográfica manual: LaboPol-20, LaboPol-30 y LaboPol-60.

En el panel de control, el operario puede ajustar la velocidad de rotación del disco de preparación, arrancar y detener la máquina, controlar la aplicación de agua y la función de giro del disco.

El operario selecciona la superficie de esmerilado/pulido y el fluido de refrigeración/suspensión de abrasivo que se aplica automáticamente. El operario sujeta la muestra durante la preparación.

El operario ajusta la velocidad de rotación del disco de preparación antes de iniciar el proceso.

El operario arranca la máquina pulsando el botón Arrancar del panel del control.

El agua de refrigeración se aplica automáticamente cuando el operario abre el grifo de agua. El operario aplica otros fluidos manualmente o mediante una unidad de dosificación independiente.

El operario detiene la máquina pulsando el botón Parar del panel de control.

El operario limpia las muestras antes del próximo paso de preparación o inspección.

La máquina debe usarse siempre con la protección contra salpicaduras.

Si se activa la parada de emergencia, se interrumpirá el suministro eléctrico a todas las piezas en movimiento.

## 3.2 LaboUI

#### Vista frontal



- A Panel de control
- B Control de velocidad del disco
- C Columna del panel de control

# 4 Transporte y almacenamiento

Si, en cualquier momento después de la instalación, tiene que mover la unidad o almacenarla, existen una serie de directrices que le recomendamos seguir.

- Embale la máquina de forma segura antes de transportarla. Un embalaje deficiente podría causar daños en la unidad e invalidar la garantía.
   Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.
- Recomendamos que emplee todos los elementos y anclajes del embalaje original.

# 4.1 Envío o almacenamiento a largo plazo

Para obtener instrucciones sobre cómo preparar la unidad para su almacenamiento a largo plazo o envío, consulte el manual de la máquina específica.

Preste especial atención a lo siguiente:

- Desconecte la unidad del suministro eléctrico.
- Retire el panel de control o el portamuestras.
- Coloque la máquina y los accesorios en su embalaje original.

# 5 Instalación

# 5.1 Desembale la máquina



## Nota

Recomendamos que conserve todos los elementos y anclajes del embalaje original para usos futuros.

- 1. Cortar la cinta adhesiva de la parte superior de la caja.
- 2. Retire las piezas sueltas.
- 3. Saque la unidad de la caja.

# 5.2 Compruebe la lista de embalaje

Es posible que los accesorios opcionales estén en la caja de embalaje.

La caja de embalaje contiene los siguientes artículos:

Uds.	Descripción
1	LaboUI
1	Juego de manuales de instrucciones

# 5.3 Instalación - LaboUI




#### Nota

Este dispositivo debe montarse de forma segura en la máquina.

#### **Procedimiento**


Instale el panel de control en el agujero de conexión de la máquina.

- Retire el disco de plástico que protege el cable de comunicación.
- Conecte el cable de comunicación de la columna en el puerto de conexión de la máquina.
- Guie la columna hacia abajo hasta introducirla en el agujero de conexión.

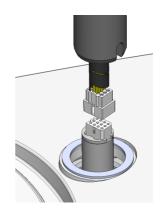

- Deslice el anillo V negro hacia abajo por la columna hasta que cubra el agujero de conexión.
- Utilice la llave Allen para apretar los dos tornillos de fijación. No apriete los tornillos completamente.
- 6. Cubra los agujeros con las dos tapas de protección.

Con LaboPol se suministra una llave Allen y tapas de protección.

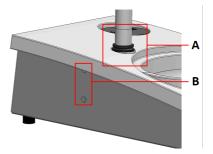

- A Anillo en "V"
- B Tornillos de fijación

# 5.4 Niveles de ruidos y vibraciones

Para obtener información sobre los niveles de ruidos y vibraciones, consulte el manual de la máquina específica.

# 6 Haga funcionar el dispositivo

Para obtener instrucciones sobre la forma de usar el dispositivo, consulte el manual de la máquina específica.

Consulte además la sección "Uso previsto" del manual de la máquina específica.

# 6.1 Funciones del panel de control



## **PRECAUCIÓN**

Manténgase alejado de las piezas giratorias durante el funcionamiento.



# **PRECAUCIÓN**

Tenga cuidado al trabajar con máquinas con piezas giratorias para evitar que la ropa y/o el pelo se enganchen con dichas piezas.

A Control de velocidad del disco



Botón	Función	
2	Rotación de disco  Inicia la rotación del disco (función de Giro).	
2	Agua     Anulación manual     Pulse el botón para aplicar agua. El agua se aplica cuando no hay ningún proceso en marcha.     Pulse de nuevo el botón para detener la aplicación de agua.	
<b>\$</b>	Arrancar     Inicia el proceso de preparación.	

Botón	Función	
	Parar  Detiene el proceso de preparación.	

# 7 Mantenimiento y servicio

#### Preguntas técnicas y repuestos

Al formular cualquier pregunta de carácter técnico o al realizar un pedido de repuestos, indique el número de serie y la tensión/frecuencia. El número de serie y la tensión se indican en la placa de identificación de la máquina.

# 7.1 Limpieza general

Para asegurar una larga vida útil de su máquina, recomienda encarecidamente limpiarla regularmente.



#### Nota

No utilice un paño seco ya que las superficies no son resistentes a arañazos.



#### Nota

No utilice acetona, benzol ni disolventes similares.

Si no va a utilizar la máquina durante un período de tiempo prolongado.

Limpie minuciosamente la máquina y todos los accesorios.

## 7.2 Diariamente

· Limpie todas las superficies accesibles con un trapo suave y húmedo.

# 7.3 Semanalmente

 Limpie todas las superficies accesibles con un trapo suave y húmedo, y limpiadores domésticos comunes.

## 7.4 Piezas de recambio

Para piezas específicas relacionadas con la seguridad, consulte la sección "Partes del sistema de control relativas a la seguridad o SRP/CS" en la sección "Datos técnicos" de este manual.

#### Preguntas técnicas y repuestos

Al formular cualquier pregunta de carácter técnico o al realizar un pedido de repuestos, indique el número de serie y la tensión/frecuencia. El número de serie y la tensión se indican en la placa de identificación de la máquina.

Para más información o para comprobar la disponibilidad de repuestos, póngase en contacto con el servicio técnico de Struers. La información de contacto está disponible en Struers.com.

# 7.5 Servicio y reparación

Recomendamos realizar una comprobación de servicio regular anualmente o después de cada 1500 horas de uso.

Cuando se enciende la máquina, en la pantalla se muestra información sobre el tiempo total de funcionamiento y la información para el mantenimiento de la máquina.

Después de 1500 horas de funcionamiento, en la pantalla se mostrará un mensaje que recuerda al usuario que debe programarse una comprobación de mantenimiento.



#### Nota

El mantenimiento lo debe realizar exclusivamente un técnico cualificado (electromecánico, electrónico, mecánico, neumático, etc.).

Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

# 7.6 Disposición



Los equipos marcados con el símbolo de WEEE contienen componentes eléctricos y electrónicos, y no deben ser desechados como residuos generales.

Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre el método de eliminación correcto en conformidad con la legislación nacional.

Para la eliminación de consumibles y del fluido de recirculación, siga las normativas locales.

# 8 Resolución de problemas

Para obtener orientación sobre la solución de problemas, consulte el manual de la máquina específica.

# 9 Datos técnicos


# 9.1 Datos técnicos - LaboUI

Tema	Especificaciones	
Normas de seguridad	Consulte la Declaración de conformidad	
Nivel de ruido	Vea el nivel de ruido declarado para: LaboPol	
Entorno de operaciones	Temperatura ambiente	5-40°C/41-104°F
	Humedad	< 85 % humedad relativa sin condensación
Condiciones de transporte y	Temperatura ambiente	0 – 60°C/32 – 140°F
almacenamiento	Humedad	< 85 % % humedad relativa sin condensación
Suministro eléctrico	LaboUI se conecta directamente a LaboPo	
Dimensiones y peso	Ancho	15 cm / 5,9"
	Profundidad	13,5 cm / 5,3"
	Altura	37,6 cm / 14,8"
	Peso	0,8 kg/1,8 lbs

# 9.2 Diagramas - LaboUI

Título	N°
LaboUI, Diagrama de bloques	16203050 B

# 16203050 B

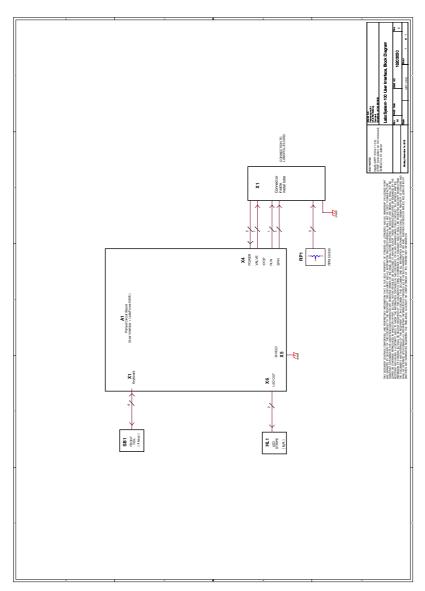

# 9.3 Información legal y reglamentaria

## Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido comprobado y cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase A conforme al apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza del modo indicado en las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, algo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

# 10 Fabricante

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Dinamarca
Teléfono: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801

www struers com

#### Responsabilidad del fabricante

Las siguientes limitaciones deben respetarse ya que en caso contrario podría provocar la cancelación de las obligaciones legales de Struers.

El fabricante declina toda responsabilidad por errores en el texto y/o las ilustraciones de este manual. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Es posible que en el manual se haga referencia a accesorios o piezas no incluidas en la versión suministrada del equipo.

El fabricante se considera responsable de los efectos sobre la seguridad, fiabilidad y rendimiento del equipo solo si el equipo se utiliza, repara y mantiene del modo indicado en las instrucciones de uso.





# Declaración de incorporación de una cuasi máquina

Fabricante Struers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • Dinamarca

Nombre LaboUI Modelo N/A

Función Panel de control para máquina de esmerilado/pulido LaboPol-20/30/60

Tipo 620 Nº de cat. 06206901

La máquina mencionada anteriormente se ha diseñado para utilizarla exclusivamente con: Y no se pondrá en funcionamiento hasta que la máquina final, en la que se va a incorporar, haya sido declarada conforme con esta normativa, cuando proceda.

Nº de serie:

Maquinaria, unidades de refrigeración y consumibles de Struers



Según el módulo H del planteamiento global

UE

Declaramos que el producto mencionado cumple las siguientes normas, directivas y legislación:

2011/65/UE EN 63000:2018

**2014/30/UE** EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007

EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012

**2014/35/UE** EN 60204-1:2018, EN 60204-1-2018/Corr.:2020 **Normas adicionales** NFPA 79, FCC 47 CFR parte 15, subparte B

Autorizado para elaborar el expediente

técnico/

Firmante autorizado

Fecha: [Release date]



- en For translations see
- bg За преводи вижте
- cs Překlady viz
- da Se oversættelser på
- de Übersetzungen finden Sie unter
- el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
- es Para ver las traducciones consulte
- et Tõlked leiate aadressilt
- fi Katso käännökset osoitteesta
- fr Pour les traductions, voir
- hr Za prijevode idite na
- hu A fordítások itt érhetők el
  - it Per le traduzioni consultare
- ja 翻訳については、
- It Vertimai patalpinti
- lv Tulkojumus skatīt
- nl Voor vertalingen zie
- no For oversettelser se
- pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
- pt Consulte as traduções disponíveis em
- ro Pentru traduceri, consultați
- se För översättningar besök
- sk Preklady sú dostupné na stránke
- sl Za prevode si oglejte
- tr Çeviriler için bkz
- zh 翻译见

www.struers.com/Library