

StructureExpert Weld-5

Software update v. 3.0

Betriebsanleitung

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung



CE

Dok. Nr.: CL-WE5-V3.0_A_de
Auslieferungsdatum: 2017.10.27

Copyright

Der Inhalt der Betriebsanleitung ist Eigentum von Struers ApS. Kein Teil dieser Betriebsanleitung darf ohne schriftliche Genehmigung von Struers ApS reproduziert werden.

Alle Rechte vorbehalten. © Struers ApS 2023.01.17.

Inhaltsverzeichnis


1	Software Installation	5
2	Dongle Update	6
3	Wiederherstellen von Daten und Konfigurationsdateien	7
4	Hersteller	9

1 Software Installation


Wir empfehlen Ihnen, die neue Softwareversion in einem anderen Ordner als dem der vorherigen Version zu installieren.

Die in dieser Betriebsanleitung gezeigten Bildschirme können sich von den Bildschirmen, wie Sie sie sehen, unterscheiden.


1. Starten Sie die Software-Update-Datei. Der Bildschirm **Installation setup** (Installationseinrichtung) wird angezeigt.
2. Klicken Sie im Fenster **StructureExpert Weld-5** (StructureExpert Weld-5) auf **Installation setup** (Installationseinrichtung).

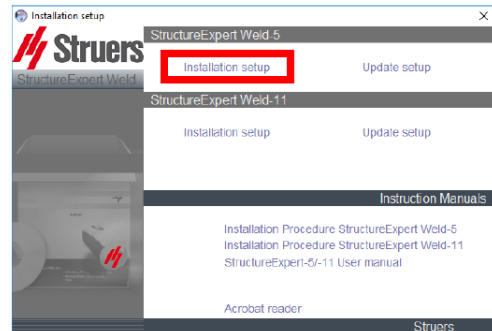


3. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

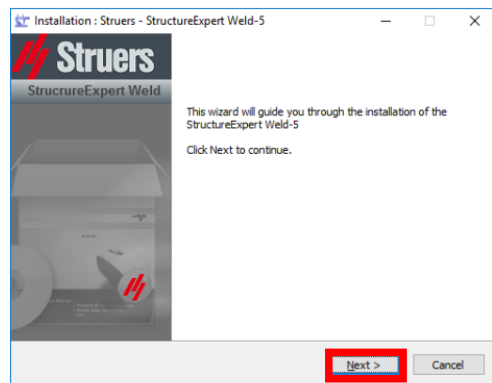


4. Klicken Sie auf **I agree** (Ich stimme zu).

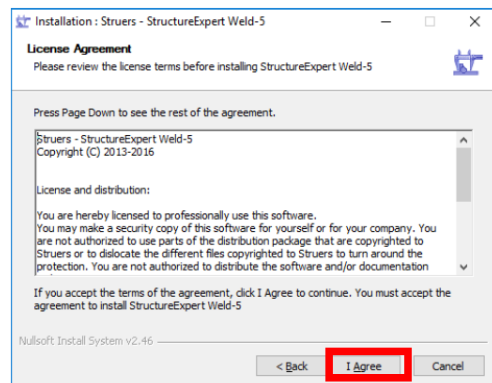


5. Ändern Sie bei Bedarf den Pfad im Feld **Destination folder** (Zielordner).
6. Klicken Sie auf **Install** (Installieren).

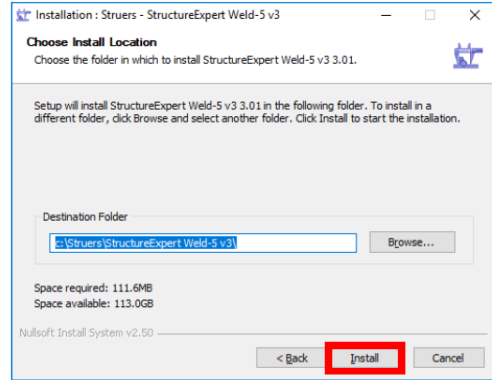

7. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Choose language** (Sprache auswählen) die Sprache aus, die Sie verwenden möchten.
8. Ändern Sie bei Bedarf den Pfad im Feld **Saving folder** (Speicherordner).
9. Klicken Sie auf **Save settings** (Einstellungen speichern).

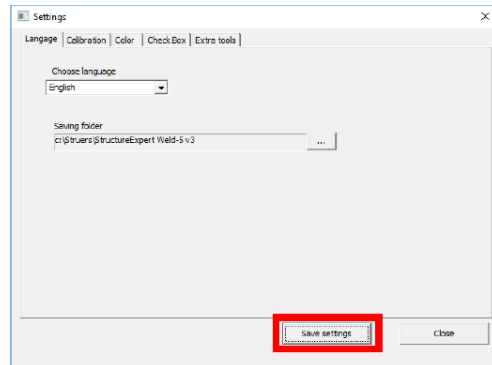

10. Wenn die Softwareinstallation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Close** (Schließen).
- Die Softwareinstallation ist nun abgeschlossen.

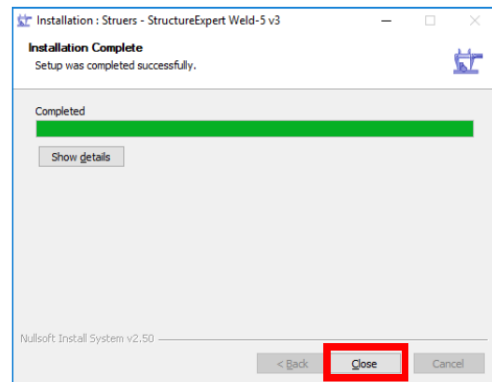


2 Dongle Update

StructureExpert Weld erfordert ein Update des USB-Schutz-Dongles.

1. Kopieren Sie die .exe-Datei in den Ordner, in dem StructureExpert Weld installiert ist:
c:\Struers\StructureExpert Weld-5 v3

2. Führen Sie die Datei aus:

 **UpdateDongle_1756338437.exe**

Eine Datei mit dem Namen „trace.log“ wird generiert.

3. Öffnen Sie die Ablaufverfolgungsdatei und stellen Sie sicher, dass die folgende Meldung angezeigt wird:

```
starting dongle update
1763572377,99000,99000,9
Update Done successfully
```

4. Wenn die Meldungen von der angezeigten abweichen, wenden Sie sich an Struers.


3 Wiederherstellen von Daten und Konfigurationsdateien

Bisherige Installation: C:\Struers\StructureExpert Weld-5 v2.72
 Neue Installation: C:\Struers\StructureExpert Weld-5 v3

Daten wiederherstellen

1. Kopieren Sie die angegebenen Ordner in den neuen Installationsordner.

Konfigurationen und alle zugehörigen Ordner

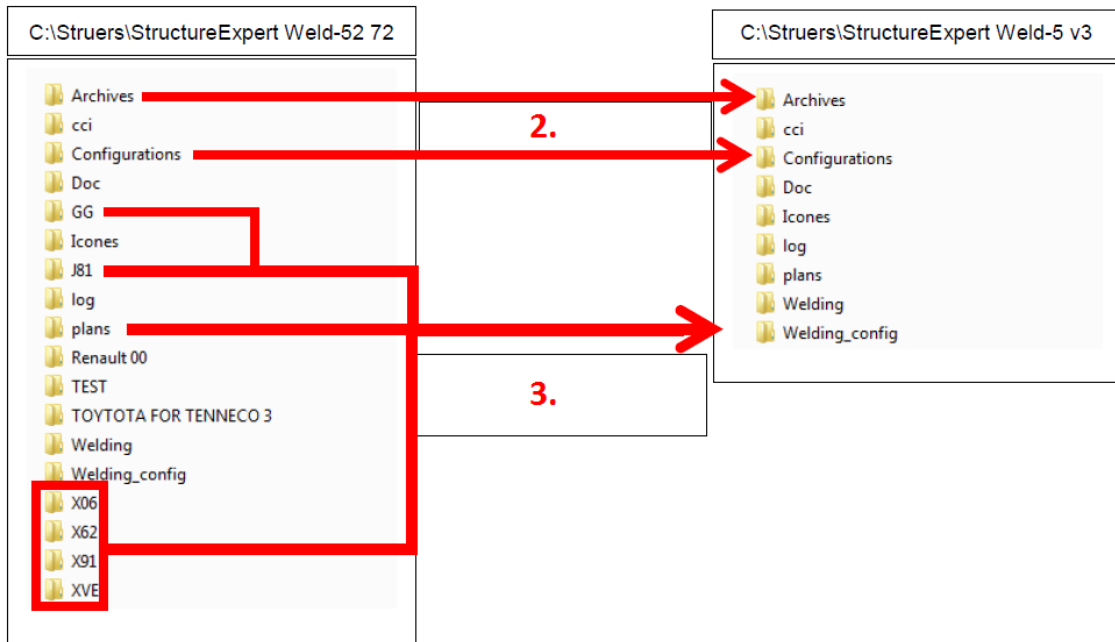


2. Ordner ersetzen.
3. Kopieren Sie alle benutzerdefinierten Konfigurationsordner.

Beispiel: ein aktualisierter Installationsordner

GG	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
Icones	16/05/2013 14:47	Dossier de fichiers
J81	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
log	16/05/2013 14:48	Dossier de fichiers
plans	16/05/2013 14:47	Dossier de fichiers
Renault 00	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
Welding	16/05/2013 14:49	Dossier de fichiers
Welding_config	16/05/2013 14:47	Dossier de fichiers
X06	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
X62	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
X91	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
XVE	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers

Daten, die sich auf einem Netzlaufwerk befinden

1. Ändern Sie den Speicherpfad während der Softwareinstallation.

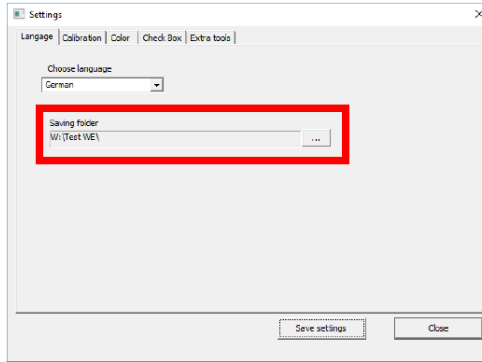


- Bei Bedarf können Sie den Speicherpfad nach der Installation ändern, indem Sie das Tool Settings.exe verwenden, das sich in C:\Struers\StructureExpert Weld-5 v3 befindet.

Konfigurationsdateien wiederherstellen

- Kopieren Sie alle Dateien aus dem vorherigen Installationsordner in den neuen Installationsordner.


Hinweis Diese Dateien müssen kopiert werden, auch wenn sich die Daten auf einem Netzlaufwerk befinden.

- Kopieren und ersetzen Sie alle markierten Dateien.

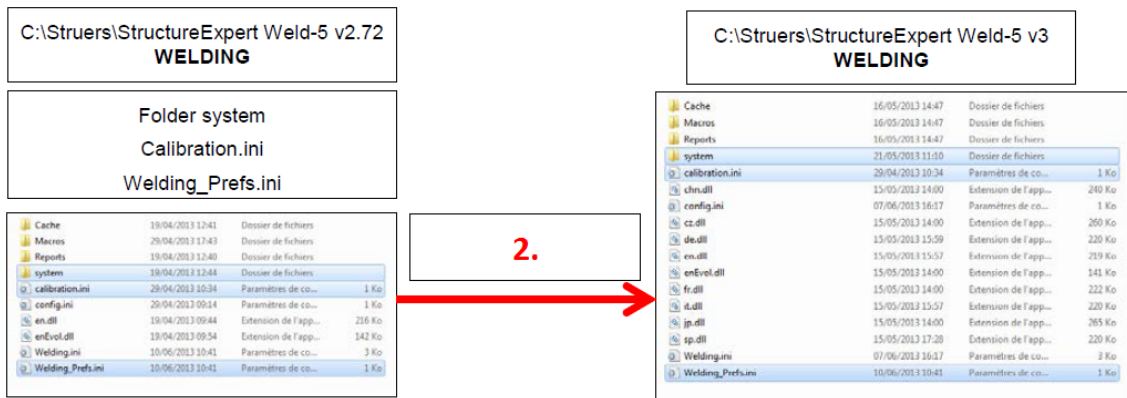

Wiederherstellen von Dateien für das Report Generator-Modul (Option)

- Kopieren Sie alle Dateien aus dem vorherigen Installationsordner in den neuen Installationsordner.

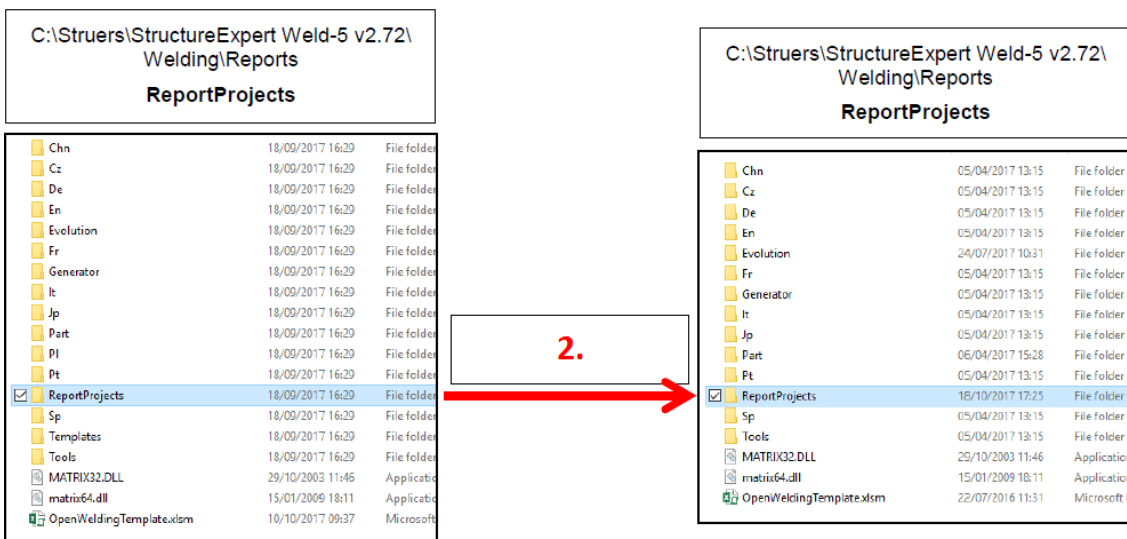

- Kopieren und ersetzen Sie den kompletten Ordner.

StructureExpert Weld V3.0 ist einsatzbereit.

4 Hersteller

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Dänemark
Telefon +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Haftung des Herstellers

Beachten Sie die nachstehend genannten Einschränkungen. Zuwiderhandlung kann die Haftung von Struers beschränken oder aufheben.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fehler im Text und/oder den Abbildungen in Betriebsanleitungen und Wartungshandbüchern. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. In der Anleitung können Zubehör und Teile erwähnt sein, die nicht Gegenstand oder Teil der laufenden Geräteversion sind.

Der Hersteller ist nur dann für Auswirkungen auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung der Geräte haftbar, wenn diese in Übereinstimmung mit den entsprechenden Anweisungen verwendet und gewartet wird.

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiate aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetőek el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library