

# LaboForce-50

## Manuale d'uso



CE

Doc. n.: 16357025-02\_A\_it  
Data di rilascio: 2023.02.03

---

**Copyright**

I contenuti di questo manuale sono proprietà di Struers ApS. La riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale senza l'autorizzazione scritta di Struers ApS non è consentita.

Tutti i diritti sono riservati. © Struers ApS 2023.06.27.

---

# Indice

<b>1</b>	<b>Informazioni sul presente manuale</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>5</b>
2.1	Destinazione d'uso	5
2.2	Scheda di sicurezza LaboForce-50	5
2.2.1	Leggere attentamente prima dell'utilizzo	5
2.3	Messaggi sulla sicurezza	6
2.4	Messaggi di sicurezza contenuti in questo manuale	7
<b>3</b>	<b>Introduzione</b>	<b>7</b>
3.1	Descrizione del dispositivo	7
3.2	LaboForce-50	8
<b>4</b>	<b>Trasporto e stoccaggio</b>	<b>9</b>
4.1	Stoccaggio o spedizione	9
<b>5</b>	<b>Installazione</b>	<b>10</b>
5.1	Disimballare la macchina	10
5.2	Controllare la distinta di imballaggio	10
5.3	Installazione - LaboForce-50	10
5.4	Regolare la maschera di trascinamento	12
5.4.1	Inserire una maschera di trascinamento	12
5.4.2	Regolare l'altezza della maschera di trascinamento	13
5.4.3	Regolare la posizione orizzontale della maschera di trascinamento	14
5.4.4	Completare la regolazione	14
5.5	Livelli di rumorosità e vibrazione	14
<b>6</b>	<b>Funzionamento del dispositivo</b>	<b>15</b>
6.1	Funzioni del Pannello di controllo	15
<b>7</b>	<b>Manutenzione e assistenza</b>	<b>16</b>
7.1	Pulizia generale	16
7.2	Giornaliera	16
7.3	Settimanale	16
7.4	Mensile	16
7.4.1	LaboForce-50 - Piedini di pressione	16
7.5	Ricambi	17
7.6	Assistenza e riparazione	17
7.7	Smaltimento	18

---

<b>8</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>Dati tecnici</b> .....	<b>18</b>
9.1	Dati tecnici - LaboForce-50 .....	18
9.2	Diagrammi - LaboForce-50 .....	19
9.3	Sistema Giuridico e Normativo .....	21
<b>10</b>	<b>Produttore</b> .....	<b>21</b>
	<b>Dichiarazione di incorporazione di una quasi-macchina</b> .....	<b>23</b>

# 1 Informazioni sul presente manuale



## ATTENZIONE

L'apparecchiatura Struers dev'essere utilizzata esclusivamente come descritto nel Manuale d'uso in dotazione.



## Nota

Leggere attentamente il Manuale d'uso prima dell'utilizzo.



## Nota

Se si desidera ottenere informazioni più dettagliate, consultare la versione online di questo manuale.

## 2 Sicurezza

### 2.1 Destinazione d'uso

Il dispositivo è destinato alla preparazione materialografica semi-automatica professionale (prelevigatura o lucidatura) di materiali per ulteriori ispezioni metallografiche.

LaboForce-50 dev'essere utilizzato in combinazione con:

- LaboPol-20
- LaboPol-30
- LaboPol-60

**Non utilizzare la macchina per** Apparecchiature diverse da quelle indicate nella sezione "Destinazione d'uso".

**Modello** LaboForce-50

### 2.2 Scheda di sicurezza LaboForce-50



#### 2.2.1 Leggere attentamente prima dell'utilizzo

La mancata osservanza di queste informazioni e la cattiva gestione delle apparecchiature, possono causare gravi lesioni a persone e danni materiali.

### Precauzioni generali per la sicurezza

1. La macchina dev'essere installata in conformità con le norme di sicurezza locali. Tutte le funzioni della macchina e delle apparecchiature collegate devono essere funzionanti.
2. Questo dispositivo dev'essere montato in modo sicuro sulla macchina.
3. L'operatore ha l'obbligo di leggere le sezioni relative alla sicurezza e il Manuale d'uso, nonché le sezioni più rilevanti relative ad apparecchiature e accessori collegati.
4. Se si osservano malfunzionamenti o rumori insoliti, spegnere la macchina e contattare il servizio di assistenza tecnica.
5. In caso di incendio, avvisare il personale presente e i vigili del fuoco. Togliere l'elettricità. Utilizzare un estintore a polvere. Non usare acqua.
6. Questa macchina dev'essere utilizzata e sottoposta a manutenzione solo da personale qualificato/addestrato.
7. Togliere sempre l'elettricità e rimuovere la spina o il cavo di alimentazione prima di smontare la macchina o installare componenti aggiuntivi.
8. Prima di effettuare qualsiasi operazione di assistenza, scollegare la macchina. Attendere 5 minuti per permettere a potenziali residui di scaricarsi.
9. L'apparecchiatura Struers dev'essere utilizzata esclusivamente come descritto nel Manuale d'uso in dotazione.
10. In caso di utilizzo improprio, installazione errata, alterazioni, negligenza, incidenti o riparazioni errate, Struers declina ogni responsabilità per danni agli utenti o al dispositivo.
11. Lo smontaggio di qualsiasi parte del dispositivo, durante la manutenzione o riparazione, dovrebbe sempre essere realizzato da un tecnico qualificato (elettromeccanica, elettronica, meccanica, pneumatica, etc.).

## 2.3 Messaggi sulla sicurezza

Struers utilizza i seguenti simboli per indicare potenziali pericoli.



### **PERICOLO CORRENTE ELETTRICA**

Indica la pericolosità di venire a contatto con la corrente elettrica. L'inosservanza di questo avviso, è causa di lesioni gravi o di morte.



### **PERICOLO**

Indica un pericolo con un alto livello di rischio. L'inosservanza di questo avviso, è causa di lesioni gravi o di morte.



### **AVVISO**

Indica un pericolo con un livello medio di rischio. L'inosservanza di questo avviso, può provocare lesioni gravi o la morte.



### **ATTENZIONE**

Indica un pericolo con un basso livello di rischio. L'inosservanza di questo avviso, può causare lesioni di lieve o media entità.

**PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO**

Indica un pericolo di schiacciamento. L'inosservanza di questo avviso, può provocare lesioni lievi, moderate o gravi.

**PERICOLO DI USTIONE**

Indica un pericolo di calore. L'inosservanza di questo avviso, può provocare lesioni lievi, moderate o gravi.

**Messaggi di carattere generale****Nota**

Questo simbolo indica un rischio di danni materiali o di procedere con particolare attenzione.

**Suggerimento**

Questo simbolo indica che sono disponibili ulteriori informazioni e suggerimenti.

**2.4 Messaggi di sicurezza contenuti in questo manuale****AVVISO**

L'apparecchiatura Struers dev'essere utilizzata esclusivamente come descritto nel Manuale d'uso in dotazione.

**ATTENZIONE**

Durante il funzionamento, allontanarsi dalle parti rotanti.

**ATTENZIONE**

Quando si lavora su macchine con parti rotanti, fare attenzione che vestiti e/o capelli non rimangano impigliati.

**3 Introduzione****3.1 Descrizione del dispositivo**

LaboForce-50 è un'unità con pannello di controllo/maschera di trascinamento che può essere montata sulle seguenti macchine per la preparazione metallografica semi-automatica (prelevigatura/lucidatura): LaboPol-20, LaboPol-30 e LaboPol-60.

L'operatore seleziona la superficie di prelevigatura/lucidatura e il liquido refrigerante/sospensione abrasiva da applicare.

Utilizzare un dispositivo di supporto per la preparazione dei campioni con la maschera di trascinamento. Il dispositivo di supporto contiene 4 campioni.

La testa portacampioni è dotata di piedini di pressione che possono essere regolati singolarmente per mantenere i campioni in posizione.

L'operatore decide quale dispositivo di supporto utilizzare e la forza del campione viene regolata singolarmente sui piedini di pressione dalla testa portacampioni per mantenere i campioni in posizione.

L'operatore imposta la velocità di rotazione del disco di preparazione prima di avviare il processo.

L'operatore avvia la macchina premendo il pulsante Avvio sul pannello di controllo.

L'acqua di ricircolo si attiva automaticamente quando l'operatore apre il rubinetto. L'operatore applica altri fluidi manualmente o utilizzando un'unità di dosaggio separata.

L'operatore arresta la macchina premendo il pulsante Arresto dal pannello di controllo.

L'operatore pulisce i campioni prima della successiva fase di preparazione o ispezione.

La macchina dev'essere sempre utilizzata con il paraspruzzi in posizione.

Con l'arresto d'emergenza attivato, viene interrotta l'alimentazione a tutte le parti in movimento.


## 3.2 LaboForce-50

### Vista anteriore




- A Pannello di controllo
- B Controllo velocità del disco
- C Illuminazione LED (non mostrata)
- D Testa portacampioni
- E Colonna del pannello di controllo

### Vista posteriore

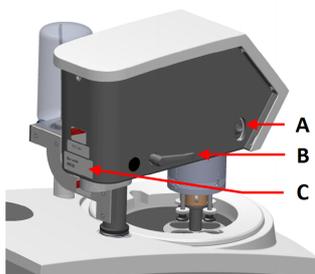

- A Interruttore di rotazione (Testa portacampioni)
- B Maniglia di blocco
- C Targhetta identificativa

### La maschera di trascinamento

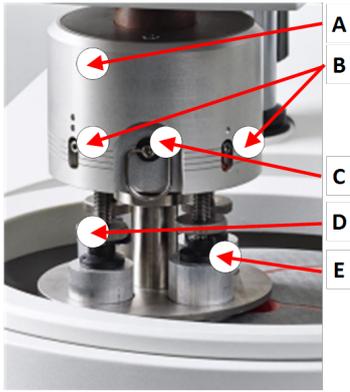

- A** Alloggiamento
- B** Indicatori di forza
- C** Anello di rilascio rapido
- D** Vite di regolazione della forza
- E** Piedini di pressione

## 4 Trasporto e stoccaggio

In qualsiasi momento dopo l'installazione, per spostare o riporre l'unità, seguire alcune linee guida.

- Imballare l'unità in modo sicuro prima del trasporto. Un imballaggio non idoneo potrebbe causare danni alla macchina e invalidare la garanzia. Contattare l'Assistenza Struers.
- Si consiglia di utilizzare l'imballaggio e gli accessori originali.

### 4.1 Stoccaggio o spedizione

Per istruzioni su come riporre l'unità per un lungo periodo o sulla spedizione, consultare il manuale specifico per la macchina.

Fare particolare attenzione a quanto segue:

- Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
- Rimuovere il pannello di controllo o la maschera di trascinamento.
- Riporre la macchina e gli accessori nella loro confezione originale.

# 5 Installazione

## 5.1 Disimballare la macchina



**Nota**

Si consiglia di conservare tutti gli imballaggi e accessori originali per un utilizzo futuro.

1. Tagliare il nastro d'imballaggio sulla parte superiore della scatola.
2. Rimuovere le parti sfuse.
3. Rimuovere l'unità dalla scatola.

## 5.2 Controllare la distinta di imballaggio

Gli accessori opzionali possono essere inclusi nella confezione.

Nella confezione sono presenti i seguenti articoli:

Pz.	Descrizione
1	LaboForce-50
1	Distanziale e 2 viti M4 per il montaggio su LaboPol-30 e LaboPol-60
1	Disco distanziatore
1	Chiave a brugola per il montaggio della maschera di trascinamento
1	Set di Manuali d'uso

## 5.3 Installazione - LaboForce-50

Inserire la maschera di trascinamento nel foro di collegamento della macchina.



**Nota**

Questo dispositivo dev'essere montato in modo sicuro sulla macchina.




**Nota**

Non utilizzare la manopola di controllo della velocità del pannello di controllo per spostare la maschera di trascinamento.

### Procedura - LaboPol-20


1. Rimuovere il disco di plastica che protegge il cavo di comunicazione.

2. Collegare il cavo di comunicazione sulla colonna alla porta di collegamento della macchina.

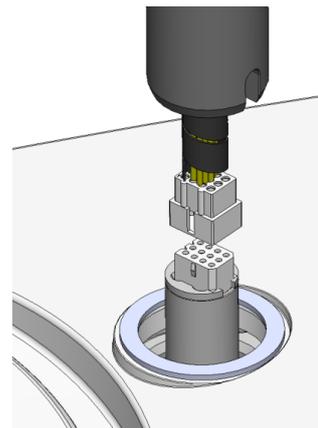

3. Guidare la colonna verso il basso nel foro di collegamento.
4. Far scorrere l'anello a V nero lungo la colonna fino a coprire il foro di collegamento.
5. Utilizzare la chiave a brugola per stringere le due viti di fissaggio. Non stringere completamente le viti.


Nella confezione sono inclusi una chiave a brugola, viti M4, distanziatore e i tappi di copertura.

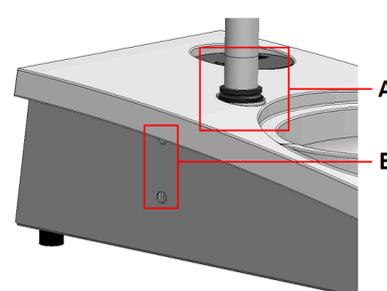


**A** V-ring  
**B** Viti di fissaggio

#### Procedura - LaboPol-30, LaboPol-60

1. Rimuovere il disco di plastica che protegge il cavo di comunicazione.
2. Utilizzare le viti M4 per montare il distanziale alla base della colonna.
3. Collegare il cavo di comunicazione sulla colonna alla porta di collegamento della macchina.

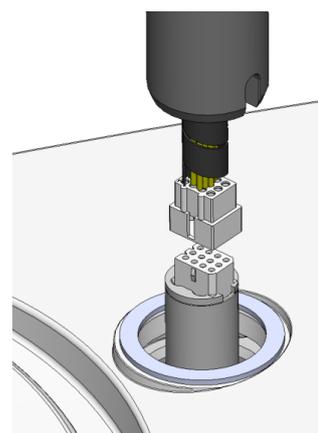


4. Guidare la colonna verso il basso nel foro di collegamento.
5. Girare la colonna finché il distanziale non è saldamente inserito nel foro di collegamento.

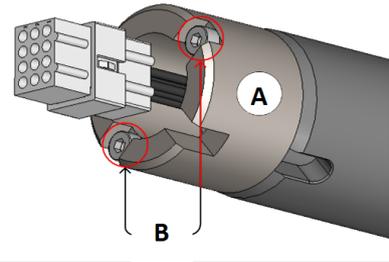

**A** Distanziale  
**B** Viti M4

6. Far scorrere l'anello a V nero lungo la colonna fino a coprire il foro di collegamento.
7. Utilizzare la chiave a brugola per stringere le due viti di fissaggio. Non stringere completamente le viti.

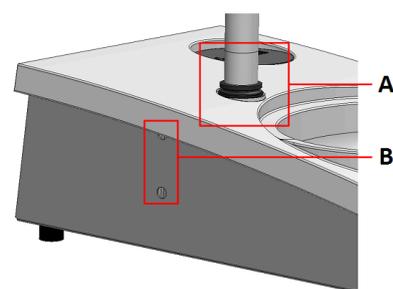

**A** V-ring  
**B** Viti di fissaggio

## 5.4 Regolare la maschera di trascinamento

### 5.4.1 Inserire una maschera di trascinamento


Prima di regolare la maschera di trascinamento, inserire una maschera di trascinamento.

Per le maschere di trascinamento approvate, vedere:

- [La brochure LaboSystem](https://www.struers.com/Products/Grinding-and-Polishing/Grinding-and-polishing-equipment/LaboSystem) (<https://www.struers.com/Products/Grinding-and-Polishing/Grinding-and-polishing-equipment/LaboSystem>)

1. Utilizzare la maniglia di blocco sul lato sinistro per sbloccare la maschera di trascinamento e portarla in posizione verticale.
2. Tirare l'anello di rilascio rapido e sollevare l'alloggiamento.
3. Inserire la maschera di trascinamento e ruotarla finché i due perni non risultino allineati ai fori della maschera di trascinamento.


4. Spingere la maschera di trascinamento verso l'alto e usare la chiave a brugola per stringere la vite e fissarla in posizione. Vedere **A**.
5. Accertarsi che la maschera di trascinamento sia fissata saldamente.
6. Abbassare di nuovo l'alloggiamento in posizione.

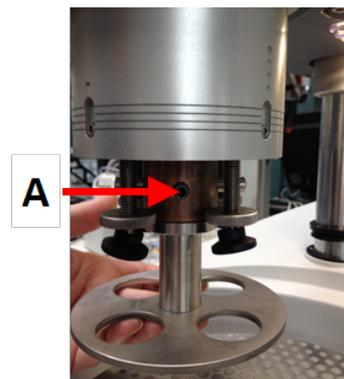

**A** Vite

#### 5.4.2 Regolare l'altezza della maschera di trascinamento

1. Utilizzare la maniglia di blocco sul lato sinistro per sbloccare la maschera di trascinamento e portarla in posizione verticale.
2. Selezionare la superficie di preparazione "più spessa" da utilizzare e posizionarla sul disco di preparazione. Di solito, sarà un SiC Foil su un disco MD-Gekko o SiC Paper su un disco MD-Fuga o un MD-Alto.
3. Posizionare il disco distanziatore in dotazione sulla superficie di preparazione.
4. Sostenere la testa portacampioni e allentare le 2 viti di fissaggio che sostengono la colonna.
5. Sollevare e sostenere la maschera di trascinamento.
6. Premere il più possibile verso il basso la testa portacampioni.
7. Utilizzare la maniglia di blocco per bloccare la testa portacampioni in posizione di funzionamento.
8. Abbassare la colonna finché la maschera di trascinamento non poggia sul disco distanziatore
9. Regolare la posizione orizzontale della maschera di trascinamento.

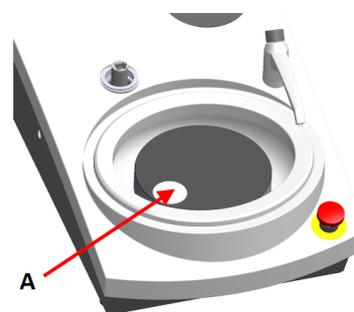


**A** Disco distanziatore

### 5.4.3 Regolare la posizione orizzontale della maschera di trascinamento

#### MD-Disc


1. Sposta la testa portacampioni verso destra.
2. Posizionare la maschera di trascinamento in una posizione che consenta al campione di scorrere 3 - 4 mm sopra il bordo del disco di preparazione.

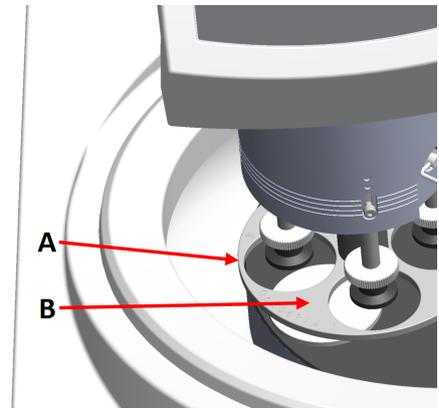

- A Bordo del disco
- B Maschera di trascinamento

#### Wet Grinding Disc

1. Sposta la testa portacampioni verso destra.
2. Posizionare la maschera di trascinamento in posizione 2 - 3 mm dall'anello metallico.

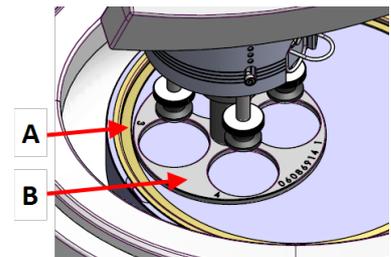

- A Anello metallico
- B Maschera di trascinamento

### 5.4.4 Completare la regolazione

1. Stringere saldamente le 2 viti di fissaggio. La maschera di trascinamento ora rimane in posizione.
2. Coprire i fori con i due tappi.

Nella confezione sono inclusi una chiave a brugola e i tappi di copertura.

## 5.5 Livelli di rumorosità e vibrazione

Per informazioni sui livelli di rumorosità e vibrazione, consultare il manuale specifico della macchina.

## 6 Funzionamento del dispositivo

Per istruzioni su come utilizzare il dispositivo, consultare il manuale specifico per la macchina.

Consultare anche la sezione "Destinazione d'uso" del manuale specifico della macchina.

### 6.1 Funzioni del Pannello di controllo



#### ATTENZIONE

Durante il funzionamento, allontanarsi dalle parti rotanti.



#### ATTENZIONE

Quando si lavora su macchine con parti rotanti, fare attenzione che vestiti e/o capelli non rimangano impigliati.

#### A Controllo velocità del disco



Pulsante	Funzione
	<b>Rotazione del disco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avvia la rotazione del disco (funzione <b>Rotazione</b>).</li> </ul>
	<b>Acqua</b> Comando manuale <ul style="list-style-type: none"> <li>Premere il pulsante per attivare l'acqua. L'acqua si attiva quando non vi sono processi in corso.</li> <li>Premere nuovamente il pulsante per arrestare l'acqua.</li> </ul>
	<b>Avvio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avvia il processo di preparazione.</li> </ul>
	<b>Arresto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arresta il processo di preparazione.</li> </ul>

# 7 Manutenzione e assistenza

## Domande tecniche e ricambi

In caso di domande tecniche o quando si ordinano parti di ricambio, indicare il numero di serie e il voltaggio/frequenza. Il numero di serie e il voltaggio sono indicati sulla targhetta della macchina.

## 7.1 Pulizia generale

Per garantire una maggior durata della macchina, si raccomanda vivamente di eseguire una regolare pulizia.



### Nota

Non utilizzare un panno asciutto poiché le superfici non sono antigraffio.



### Nota

Non usare acetone, benzolo o solventi simili.

### Se si prevede di non utilizzare la macchina per un lungo periodo di tempo

- Pulire accuratamente la macchina e tutti gli accessori.

## 7.2 Giornaliera

- Pulire tutte le superfici accessibili con un panno morbido e umido.

## 7.3 Settimanale


- Pulire tutte le superfici accessibili con un panno morbido e umido e comuni detergenti domestici.

## 7.4 Mensile

### 7.4.1 LaboForce-50 - Piedini di pressione

La forza sui piedini di pressione è generata dall'attrito dei perni tenuti in posizione dalle viti nell'alloggiamento della molla.

- Utilizzare una chiave a brugola per stringere le viti.

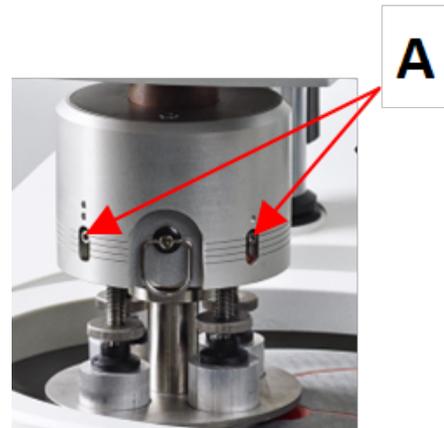

A Viti

## 7.5 Ricambi

Per le parti specifiche relative alla sicurezza, consultare “Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza (SRP/CS)” nella sezione “Dati tecnici” del presente manuale.

### Domande tecniche e ricambi

In caso di domande tecniche o quando si ordinano parti di ricambio, indicare il numero di serie e il voltaggio/frequenza. Il numero di serie e il voltaggio sono indicati sulla targhetta della macchina.

Per ulteriori informazioni o per verificare la disponibilità delle parti di ricambio, contattare l'Assistenza Struers. Le informazioni sui contatti sono disponibili sul sito web [Struers.com](http://Struers.com).

## 7.6 Assistenza e riparazione

Raccomandiamo di eseguire regolarmente un controllo annualmente oppure ogni 1500 ore di utilizzo.

All'avvio della macchina, il display visualizza informazioni sulla durata totale di funzionamento e sulla manutenzione della macchina.

Dopo 1500 ore di funzionamento, il display visualizza un messaggio che ricorda all'utente di programmare un controllo di manutenzione.



### Nota

L'assistenza dev'essere eseguita solo da un tecnico qualificato (elettromeccanica, elettronica, meccanica, pneumatica, etc.).  
Contattare l'Assistenza Struers.

## 7.7 Smaltimento



Il materiale contrassegnato dal simbolo WEEE contiene componenti elettrici ed elettronici e non deve essere smaltito come rifiuto comune.

Contattare le autorità competenti per informazioni sul corretto metodo di smaltimento in conformità con le vigenti legislazioni nazionali.



Per lo smaltimento dei consumabili e del liquido di ricircolo, attenersi alle normative locali.

# 8 Risoluzione dei problemi

Per la risoluzione dei problemi, consultare il manuale specifico della macchina.

# 9 Dati tecnici

## 9.1 Dati tecnici - LaboForce-50

Argomento	Specifiche	
	Uscita motore	40 W
	Coppia motrice a 150 gpm	> 2,6 Nm(Newton per metro)
	Velocità di rotazione	150 gpm
	Direzione di rotazione	Spento/In senso antiorario
	Forza, Campioni singoli	5-30 N
<b>Normative sulla sicurezza</b>	Vedere la Dichiarazione di conformità	
<b>Livello di rumorosità</b>	Vedere il livello di rumorosità indicato per: LaboPol	
<b>Ambiente lavorativo</b>	Temperatura ambiente	5 – 40°C/41 – 104°F
	Umidità	< 85 % RH senza condensa
<b>Condizioni di stoccaggio e trasporto</b>	Temperatura ambiente	0 – 60°C/32 – 140°F
	Umidità	< 85 % RH senza condensa

Argomento	Specifiche	
<b>Alimentazione</b>	LaboForce-50 è collegato direttamente a LaboPol	
<b>Dimensioni e peso</b>	Larghezza	18,3 cm/7,2"
	Profondità	43,5 cm /17,1"
	Altezza	51,6 cm/20,3" (misurata dal disco di preparazione)
	Peso	14,5 kg/32 lb

## 9.2 Diagrammi - LaboForce-50

Titolo	N.
LaboForce-50/LaboForce-Mi, Diagramma blocco	<a href="#">16353050 B</a>



## 9.3 Sistema Giuridico e Normativo

### Avviso FCC

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi delle Normative FCC, Parte 15. Questi limiti sono stati concepiti per fornire un'adeguata protezione contro interferenze dannose che possono verificarsi in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata ed utilizzata in conformità con le istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Nonostante ciò, non garantisce che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Nel caso in cui il dispositivo dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinata dall'accensione o spegnimento del dispositivo, l'utente può tentare di correggere il problema applicando una delle seguenti misure:

- Ri-orientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza di separazione tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa o circuito diverso da quello a cui è collegato il dispositivo ricevente.

# 10 Produttore

Struers ApS  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Danimarca  
Telefono: +45 44 600 800  
Fax: +45 44 600 801  
www.struers.com

### Responsabilità del produttore

Le seguenti regole devono sempre essere osservate, la loro violazione potrebbe causare la cancellazione degli obblighi legali da parte di Struers.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel testo e/o nelle illustrazioni del presente manuale. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Il manuale potrebbe menzionare accessori o parti non incluse nella presente versione del dispositivo.

Il produttore deve essere considerato responsabile degli effetti su sicurezza, affidabilità e prestazioni dell'apparecchiatura solo se questa viene utilizzata, sottoposta ad assistenza e manutenzione in conformità alle istruzioni per l'uso.



# Dichiarazione di incorporazione di una quasi- macchina

Produttore	Struers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • Danimarca
Nome	LaboForce-50
Funzione	LaboPol-20Maschera di trascinamento per LaboPol-30, LaboPol-60 Macchina di Prelevigatura/Lucidatura
Tipo	635
Cat. n.	06356127
Le macchine sopra elencate devono essere utilizzate unicamente con:	LaboPol-20, LaboPol-30, LaboPol-60
E non possono essere messe in servizio finché la macchina finale in cui dev'essere incorporata non sia stata dichiarata conforme al presente regolamento.	
N. di serie	



Modulo H, secondo l'approccio globale

UE

Dichiariamo che il prodotto citato è conforme alle seguenti Leggi, Direttive e Norme:

<b>2006/42/EC</b>	EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN 60204-1:2018. EN 60204-1-2018/Corr.:2020
<b>2011/65/EU</b>	EN 63000:2018
<b>2014/30/EU</b>	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-3-A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012
<b>Norme supplementari</b>	NFPA 79, FCC 47 CFR Parte 15 Sottoparte B

Autorizzato a compilare il file tecnico/  
Firmatario autorizzato

Data: [Release date]

en For translations see  
bg За преводи вижте  
cs Překlady viz  
da Se oversættelser på  
de Übersetzungen finden Sie unter  
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση  
es Para ver las traducciones consulte  
et Tõlked leiate aadressilt  
fi Katso käännökset osoitteesta  
fr Pour les traductions, voir  
hr Za prijevode idite na  
hu A fordítások itt érhetők el  
it Per le traduzioni consultare  
ja 翻訳については、  
lt Vertimai patalpinti  
lv Tulkojumus skatīt  
nl Voor vertalingen zie  
no For oversettelser se  
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź  
pt Consulte as traduções disponíveis em  
ro Pentru traduceri, consultați  
se För översättningar besök  
sk Preklady sú dostupné na stránke  
sl Za prevode si oglejte  
tr Çeviriler için bkz  
zh 翻译见

[www.struers.com/Library](http://www.struers.com/Library)