

*Aggiornamento v10.00\_2021*



# Pacchetto Imaging per PSM 5/10 Microscopi

Installare l'hardware

## INDICE

<b>Utilizzo del presente manuale.....</b>	<b>3</b>
<b>1 Contenuto della valigetta.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Istruzioni di montaggio .....</b>	<b>5</b>

## Utilizzo del presente manuale

Questo manuale è un'appendice al manuale utente PERFECT IMAGE V10. Questo documento vi guiderà nell'installazione del **pacchetto imaging per i microscopi PSM 5/10**.

**Per indicazioni sull'utilizzo del software Perfect Image, fare riferimento alle istruzioni fornite con la chiave USB di installazione o accessibili tramite il punto interrogativo nel Menu del software.**

- Non esitate a inviarci i vostri commenti o a segnalarci eventuali punti che ritenete mancanti o non sufficientemente documentati in questo manuale.
- Contattateci su <https://www.claravision.com/>

## 1 Contenuto della valigetta



Valigetta in alluminio con rivestimento protettivo in schiuma

Touchpad da 10 pollici. Capacità 64 Gb con software Perfect Image Lite

Copertura protettiva del touchpad

La valigetta ha due scomparti. Il tablet completo del software Perfect Image preinstallato, è protetto da un divisorio rimovibile, mentre nella parte inferiore della valigetta sono alloggiati la telecamera e tutti gli accessori per l'acquisizione delle immagini.




1. Telecamera 3MP USB3
2. Cavo USB3/USB C da 1,8 m.
3. Adattatore 0,5X per telecamera
4. Cavo di alimentazione del touchpad
5. Chiave USB 30 Gb per l'esportazione delle immagini (USB C/USB A)
6. Chiave di installazione (software, drivers, licenza, manuale)
7. Cinghia di supporto



## 2 Istruzioni di montaggio

Posizionare il microscopio su una superficie stabile per un funzionamento sicuro.

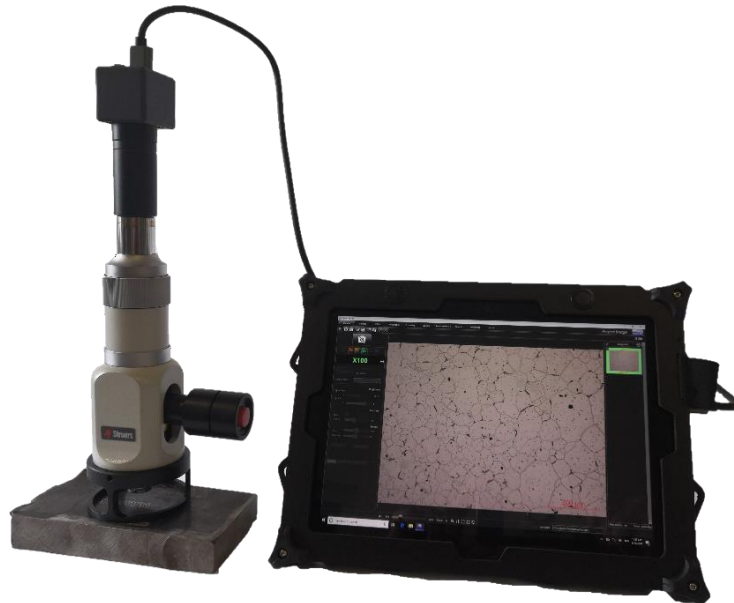

- Collegare un obiettivo al microscopio



- Utilizzare il “treppiede” o la tavola X/Y come supporto per posizionare il microscopio.

- Verificare che l’illuminazione sia dotata di una batteria (interruttore rosso )

- Tirare e girare delicatamente per rimuovere l’oculare del

microscopio e riporlo direttamente nella valigetta.



- Prendere l’adattatore (pagina 4 voce “3 “)

- Far scorrere l’adattatore in posizione, sostituendo l’oculare appena rimosso.

- Per una regolazione precisa, è possibile utilizzare una piccola vite di arresto (chiave esagonale piccola)



*Immagine perfetta V10-2020*

*Pacchetto Imaging per Microscopi PSM 5/10*

- Avvitare la telecamera sul C mount (filettatura fine)
- Collegare un'estremità del cavo USB alla telecamera e l'altra al touchpad.
- Accendere il tablet
- Accendere la luce del microscopio
- Avviare Perfect Image; sullo schermo apparirà un'immagine
- Regolare la messa a fuoco sul microscopio con la ghiera grigia

