

更新v10.00\_2021



# PSM 5/10 顕微鏡 用イメージング パッケージ

ハードウェアの設置

## 目次

本マニュアルの使用について .....	3
1 ケースの内容 .....	4
2 組み立て手順 .....	5

## 本マニュアルの使用について

本マニュアルは、PERFECT IMAGE V10ユーザーマニュアルの付録です。本書では、PSM 5/10顕微鏡用のイメージングパックの取り付け方法を説明します。

**Perfect Image**ソフトウェアの使用に関するガイダンスについては、インストールUSBキーに記載されている指示を参照するか、ソフトウェアメニューのクエスチョンマークからアクセスできます。

- 本書についてご意見・ご質問等がありましたらお気軽にお問い合わせください。また、本書で欠落している、あるいは十分に説明されていないと感じる点がありましたらご連絡ください。
- お問い合わせはこちら: <https://www.claravision.com/>

## 1 ケースの内容



アルミニウムケース、衝撃保護フォーム付き

タッチパッド (10インチ) 容量64 GB、Perfect Image Liteソフトウェアインストール済み

タッチパッド保護カバー

ケースは2段式です。Perfect Imageソフトウェアがプリインストールされたタブレットは、取り外し可能な仕切りで保護されており、ケースの底にはカメラとすべての画像取得用アクセサリが収納されています。




1. 3メガピクセル USB3カメラ
2. USB3/USB C 1.8mケーブル
3. 0.5Xカメラアダプター
4. タッチパッド電源ケーブル
5. 画像エクスポート用の30 GB USBキー (USB C/USB A)
6. インストールキー (ソフトウェア、ドライバ、ライセンス、マニュアル)
7. サポートストラップ



## 2 組み立て手順

操作時の安全を確保するために、顕微鏡を安定した場所に置いてください。

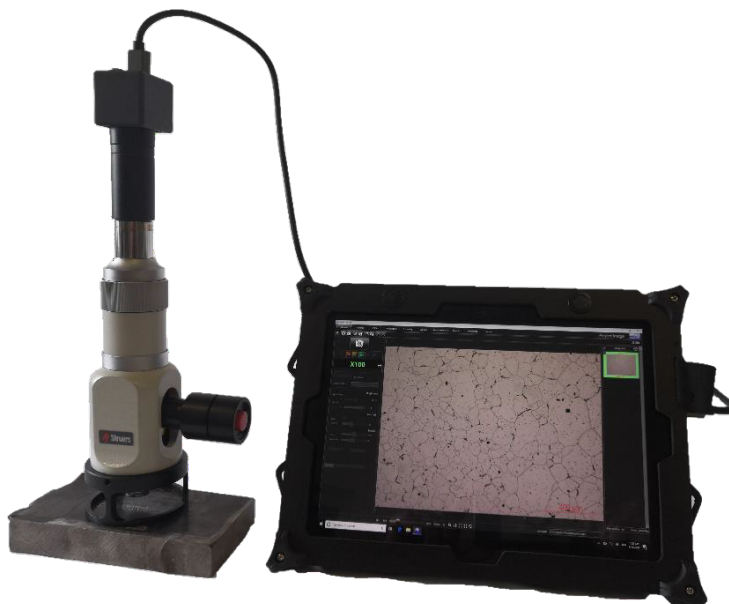

- 顕微鏡にレンズを取り付けます。



- « 三脚 » またはX/Yテーブルを支柱として使用して、顕微鏡をセットします。
- 照明にバッテリー (赤いスイッチ) が付いていることを確認してください。
- 顕微鏡の接眼レンズをそっと引っ張ってひねって取り外

し、ケースに直接保管します。



- アダプターを取り出します (4ページの項目 « 3 » )
- アダプターを所定の位置にスライドさせて、取り外したばかりの接眼レンズを交換します。
  - 小さな止めネジを使ってしっかり固定できます (小さな六角レンチ)



- カメラをCマウントにネジで固定します (細いネジ)
- USBケーブルの一方の端をカメラに、もう一方の端をタッチパッドに差し込みます。
- タブレットの電源を入れます。
- 顕微鏡の照明をオンにします。
- Perfect Imageを起動すると、画面上に画像が表示されます。
- 灰色のナットを回して顕微鏡のフォーカスを調整します。

