

Światło ostrzegawcze

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji



Numer dokumentu: 16297026-01_A_pl
Data wydania: 2022.07.06

Prawa autorskie

Zawartość niniejszej instrukcji jest własnością firmy Struers ApS. Powielanie jakiegokolwiek części niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody Struers ApS jest zabronione.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Struers ApS.

Spis treści

1	O tej instrukcji	4
2	Bezpieczeństwo	5
2.1	Przeznaczenie	5
2.2	Środki bezpieczeństwa Światło ostrzegawcze	5
2.2.1	Dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania	5
3	Rozpoczęcie pracy	6
3.1	Opis urządzenia	6
3.2	Widok ogólny	6
4	Instalacja	7
4.1	Instalowanie światła ostrzegawczego na urządzeniu	7
5	Utylizacja	7
6	Dane techniczne	8
6.1	Dane techniczne - Światło ostrzegawcze	8
7	Dystrybutor	9

1 O tej instrukcji



PRZESTROGA

Urządzenie Struers może być używane wyłącznie w połączeniu z oraz zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem.



Uwaga

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.



Uwaga

Szczegółowe informacje znajdują się w wersji online niniejszej instrukcji.

2 Bezpieczeństwo

2.1 Przeznaczenie

Światło ostrzegawcze ma na celu wskazanie stanu roboczego urządzeń Struers za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

2.2 Środki bezpieczeństwa Światło ostrzegawcze

2.2.1



Dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania

Zignorowanie tych informacji i niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może prowadzić do poważnych obrażeń ciała i szkód materialnych.

Zapoznaj się z odpowiednią sekcją w instrukcji obsługi urządzenia, na którym ma być zainstalowane światło ostrzegawcze.

3 Rozpoczęcie pracy


3.1 Opis urządzenia

Światło ostrzegawcze składające się z wielu modułów (światlnych i/lub dźwiękowych).

Łączy się z dedykowanym złączem w urządzeniach Struers.

Światło ostrzegawcze należy zamontować na urządzeniu za pomocą dostarczonego wspornika montażowego.

3.2 Widok ogólny

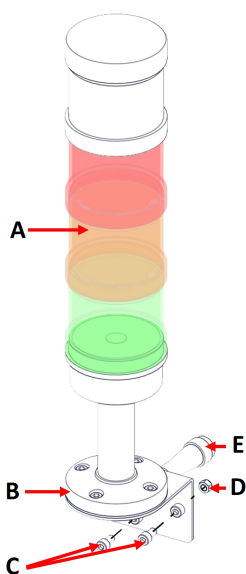

- A Światło ostrzegawcze
- B Uchwyt montażowy
- C Śruby M5 x 10
- D Nakrętki M5
- E Złącze, 6-biegunowe

4 Instalacja

4.1 Instalowanie światła ostrzegawczego na urządzeniu

Zapoznaj się z odpowiednią sekcją w instrukcji obsługi urządzenia, na którym ma być zainstalowane światło ostrzegawcze.

5 Utylizacja



Urządzenia oznaczone symbolem WEEE zawierają części elektryczne i elektroniczne i nie mogą być utylizowane jako odpady ogólne.

W celu uzyskania informacji na temat prawidłowej metody utylizacji zgodnej z przepisami krajowymi należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

W przypadku utylizacji materiałów eksploatacyjnych i cieczy recykulacyjnej należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

6 Dane techniczne

6.1 Dane techniczne - Światło ostrzegawcze

Parametr	Specyfikacja	
Zasilanie	24 V D/C	
Poziom hałasu	Głośność (maks.) w odległości 1 m 85,0 dB(A)	
Warunki pracy	Temperatura otoczenia	5 – 40°C/41 – 104°F
	Wilgotność	<85% wilgotności względnej bez skraplania
Warunki przechowywania i transportu	Temperatura otoczenia	0 – 60°C/32 – 140°F
	Wilgotność	<85% wilgotności względnej bez skraplania
Wymiary i waga	Średnica	70 mm (28")
	Wysokość	370 mm (14,5")
	Waga	0,5 kg (1 lb)
REACH	Więcej informacji na temat zasad REACH można uzyskać, kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Struers.	

7 Dystrybutor

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Dania
Telefon: +45 44 600 800
Faks: +45 44 600 801
www.struers.com

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetők el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
it Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library