

Aktualizacja v10.00_2021



Pakiet obrazowania dla mikroskopów PSM 5/10

Instalacja sprzętu

SPIS TREŚCI

| | |
|---|----------|
| Korzystanie z niniejszej instrukcji..... | 3 |
| 1 Zawartość walizki | 4 |
| 2 Instrukcja montażu..... | 5 |

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja stanowi dodatek do instrukcji obsługi PERFECT IMAGE V10. Dokument ten przeprowadzi Cię przez proces instalacji pakietu obrazowania dla mikroskopów PSM 5/10.

Szczegółowe wskazówki dotyczące korzystania z oprogramowania Perfect Image można znaleźć w instrukcjach znajdujących się na dysku instalacyjnym USB lub dostępnych po wybraniu znaku zapytania w menu oprogramowania.

- Zachęcamy do przesyłania nam wszelkich uwag i wskazywania punktów, których Państwa zdaniem brakuje w niniejszej instrukcji lub które nie zostały wystarczająco udokumentowane.
- Skontaktuj się z nami poprzez stronę <https://www.claravision.com/>

1 Zawartość walizki



Walizka aluminiowa z piankową wyściółką ochronną

10-calowy panel dotykowy
Pojemność 64 GB z oprogramowaniem Perfect Image Lite

Ośłona ochronna na panel dotykowy

Walizka posiada dwie warstwy. Tablet z zainstalowanym fabrycznie oprogramowaniem Perfect Image chroniony jest wyjmowaną przegrodą, natomiast w dolnej części walizki mieści się kamera i wszystkie akcesoria do przechwytywania obrazu.




1. Kamera 3MP USB3
2. Kabel USB3/USB C 1,8 m
3. Adapter do kamery 0,5X
4. Kabel zasilający do panelu dotykowego
5. Pamięć USB 30 GB do eksportu obrazów (USB C/USB A)
6. Dysk instalacyjny (oprogramowanie, sterowniki, licencja, instrukcja)
7. Pasek podtrzymujący



2 Instrukcja montażu

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy, mikroskop należy ustawić na stabilnej powierzchni.

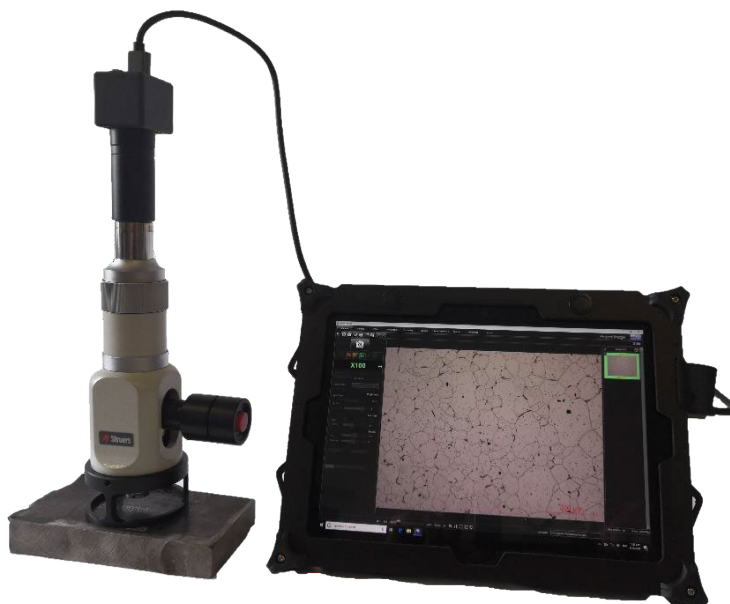

- Zamontuj soczewkę do mikroskopu



- Użyj « statywu » lub stolika X/Y jako podstawy, na której można ustawić mikroskop.

- Sprawdź, czy oświetlenie jest wyposażone w akumulator (czerwony przełącznik)

- Delikatnie pociągnij i przekręć, aby wyjąć okular mikroskopu,

i schowaj go bezpośrednio do walizki.



- Weź adapter (strona 4 pozycja « 3 »)

- Wsuń adapter na miejsce, zastępując właśnie wyjęty okular.
 - Aby dokonać dokładnej regulacji, można użyć małej śruby ustalającej (mały klucz sześciokątny)



- Przykręć kamerę do mocowania C (drobny gwint)
- Podłącz jeden koniec kabla USB do kamery, a drugi do panelu dotykowego.
- Włącz tablet
- Włącz światło mikroskopu
- Uruchom Perfect Image, a na ekranie pojawi się obraz
- Wyostrenie obrazu z mikroskopu reguluje się poprzez obrót szarej nakrętki

